

# Gebrauchsanweisung

**Kühl-/Gefrierschrank  
LABEX®-Reihe**



Vor Beginn aller Arbeiten Gebrauchsanweisung lesen!

Philipp KIRSCH GmbH

Im Lossenfeld 14

77731 Willstätt-Sand

DEUTSCHLAND

Telefon: +49 781 9227-0

Telefax: +49 781 9227-200

E-Mail: [info@KIRSCH-medical.de](mailto:info@KIRSCH-medical.de)

Internet: [www.KIRSCH-medical.de](http://www.KIRSCH-medical.de)

D1001\_05.23\_Gebrauchsanweisung\_LABEX Version 3, de\_DE.pdf

## Über diese Gebrauchsanweisung

Diese Gebrauchsanweisung wurde für das Produkt "Kühl-/Gefrierschrank" (im Folgenden „Gerät“) erstellt.

Personen, die mit dem Gerät umgehen, müssen diese Gebrauchsanweisung vor Beginn aller Arbeiten sorgfältig durchgelesen und verstanden haben. Grundvoraussetzung für sicheres Arbeiten ist die Einhaltung aller angegebenen Sicherheitshinweise und Handlungsanweisungen in dieser Gebrauchsanweisung.

Darüber hinaus gelten gegebenenfalls spezielle Betreiberpflichten.

## Aufbewahrungspflicht

Diese Gebrauchsanweisung ermöglicht den sicheren und effizienten Umgang mit dem Gerät. Diese Gebrauchsanweisung ist Bestandteil des Geräts und muss in unmittelbarer Nähe des Geräts für das Personal jederzeit zugänglich aufbewahrt werden.

## Zielgruppen

Diese Gebrauchsanweisung dient der Information folgender Zielgruppen:

- Betreiber des Geräts
- Anwender des Geräts

Für den technischen Kundendienst (im Folgenden „Service“) steht eine gesonderte Serviceanleitung für das Gerät zur Verfügung.

## Modelle

Diese Anleitung ist für folgende Geräte gültig:

Modell	Fabriknummer ab
LABEX®105 PRO-ACTIVE	100 06 25000 / 100 31 35000
LABEX®288 PRO-ACTIVE	280 14 25000 / 280 33 25000
LABEX®340 PRO-ACTIVE	330 13 25000 / 330 33 25000
LABEX®465 PRO-ACTIVE	460 32 35000
LABEX®468 PRO-ACTIVE	460 07 25000 / 460 33 35000
LABEX®520 PRO-ACTIVE	500 19 25000 / 500 41 25000
LABEX®720 PRO-ACTIVE	700 19 25000 / 700 38 25000
LABEX®288 ULTIMATE	280 72 25000 / 280 82 25000
LABEX®340 ULTIMATE	340 72 25000 / 340 82 25000
LABEX®468 ULTIMATE	460 72 25000 / 460 82 35000
LABEX®520 ULTIMATE	500 73 25000 / 500 73 25000
LABEX®720 ULTIMATE	700 73 25000 / 700 83 25000
FROSTER LABEX®96 PRO-ACTIVE	095 05 25000 / 095 31 25000
FROSTER LABEX®330 PRO-ACTIVE	320 18 25000

Modell	Fabriksnummer ab
FROSTER LABEX®530 PRO-ACTIVE	500 18 25000
FROSTER LABEX®730 PRO-ACTIVE	700 18 25000
FROSTER LABEX®330 ULTIMATE	320 81 25000
FROSTER LABEX®530 ULTIMATE	500 85 25000
FROSTER LABEX®730 ULTIMATE	700 85 25000

## Abbildungen

Abbildungen in dieser Gebrauchsanweisung dienen dem grundsätzlichen Verständnis und können von der tatsächlichen Ausführung abweichen.

## Herstelleradresse

Hersteller	Philipp Kirsch GmbH
Adresse	Im Lossenfeld 14
	77731 Willstätt-Sand
	DEUTSCHLAND
Telefon	+49 781 9227-0
Telefax	+49 781 9227-200
E-Mail	info@kirsch-medical.de
Internet	www.kirsch-medical.de

### Geschäftszeiten:

- Mo. bis Do.: 08:00 bis 12:15 Uhr, 13:15 bis 16:30 Uhr
- Fr.: 08:00 bis 12:00 Uhr, 13:00 bis 16:00 Uhr

## Servicekontakt

Service	Philipp Kirsch GmbH
Adresse	Im Lossenfeld 14
	77731 Willstätt-Sand
	DEUTSCHLAND
Telefon	+49 781 9227-777
Telefax	+49 781 9227-200
E-Mail	info@kirsch-medical.de
Internet	www.kirsch-medical.de

Auftragsannahme zu den Geschäftszeiten.

### Weitere Informationen

Sollten Sie Fragen oder Hinweise zu dieser Gebrauchsanweisung oder zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten regionalen Fachhändler oder direkt an KIRSCH.

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Produktbeschreibung</b> .....	<b>8</b>
	1.1 Geräteübersicht.....	8
	1.2 Anzeige- und Bedienelemente.....	12
	1.2.1 Aufbau der Anzeige- und Bedieneinheit.....	12
	1.2.2 Funktion des Schlüsselschalters .....	12
	1.2.3 Funktion der Tasten und Anzeigen.....	13
	1.3 Lieferumfang.....	14
	1.4 Schnittstellen.....	15
	1.5 Gerätefunktionen.....	16
	1.5.1 Kühlung.....	16
	1.5.2 Superfrost-Funktion.....	17
	1.5.3 Abtauung.....	17
	1.5.4 Temperaturanzeige.....	18
	1.5.5 Temperaturspeicher.....	18
	1.5.6 Temperaturüberwachung mit PC-KIT-STICK.....	19
	1.5.7 Temperaturfühler.....	19
	1.6 Akku.....	19
	1.7 Zusätzliche Gerätekomponenten.....	20
	1.7.1 Temperaturdokumentation.....	20
	1.7.2 Abschließbare Glastür.....	21
<b>2</b>	<b>Zubehör</b> .....	<b>22</b>
	2.1 GSM-Modul.....	22
<b>3</b>	<b>Sicherheit</b> .....	<b>23</b>
	3.1 Symbole in dieser Gebrauchsanweisung.....	23
	3.2 Zweckbestimmung.....	24
	3.3 Vorhersehbarer Fehlgebrauch.....	25
	3.4 Restrisiken.....	25
	3.5 Maßnahmen zur Cyber-Sicherheit.....	29
	3.6 Sicherheitskennzeichnungen.....	31
	3.7 Personalqualifikation.....	32
	3.8 Persönliche Schutzausrüstung.....	33
<b>4</b>	<b>Transport und Stilllegung</b> .....	<b>35</b>
	4.1 Gerät transportieren.....	35
	4.2 Gerät stilllegen.....	36
	4.3 Gerät wieder in Betrieb nehmen.....	37
<b>5</b>	<b>Aufbau, Einbau und Anschluss</b> .....	<b>38</b>
	5.1 Gerät aufstellen.....	38
	5.2 Gerät einbauen.....	39
	5.3 Gerät anschließen.....	39
<b>6</b>	<b>Inbetriebnahme</b> .....	<b>40</b>
	6.1 Tätigkeiten bei Inbetriebnahme.....	40
	6.2 Gerät programmieren.....	40

6.2.1	Solltemperatur.....	41
6.2.1.1	Funktion der Solltemperatur.....	41
6.2.1.2	Solltemperatur anzeigen und ändern.....	41
6.2.2	Temperaturwarngrenzen.....	43
6.2.2.1	Funktion der Temperaturwarngrenzen.....	43
6.2.2.2	Temperaturwarngrenzen anzeigen und ändern....	44
<b>7</b>	<b>Bedienung.....</b>	<b>46</b>
7.1	Gerät einschalten.....	46
7.2	Gerät ausschalten.....	46
7.3	Temperaturspeicher abrufen/löschen.....	47
7.4	Superfrost-Funktion einschalten.....	47
7.5	Datenauslesung am Gerät mit PC-KIT-STICK.....	48
7.6	PC-KIT-NET einrichten (optional).....	51
7.7	Gerät beschicken.....	55
<b>8</b>	<b>Reinigung und Desinfektion.....</b>	<b>57</b>
<b>9</b>	<b>Wartung.....</b>	<b>60</b>
9.1	Sicherheitstechnische Kontrolle.....	60
<b>10</b>	<b>Alarme.....</b>	<b>63</b>
10.1	Alarmfunktionen.....	63
10.2	Umgang mit Alarmen.....	64
<b>11</b>	<b>Statusanzeigen und Fehlermeldungen.....</b>	<b>66</b>
11.1	Statusanzeigen.....	66
11.2	Fehlermeldungen.....	66
<b>12</b>	<b>Außerbetriebnahme und Entsorgung.....</b>	<b>72</b>
12.1	Gerät außer Betrieb nehmen.....	72
12.2	Gerät entsorgen.....	72
<b>13</b>	<b>Anhang.....</b>	<b>74</b>
13.1	Konformitätserklärung.....	75
13.2	Technische Daten.....	76
13.3	Einbauzeichnung.....	79
<b>14</b>	<b>Index.....</b>	<b>80</b>

## 1 Produktbeschreibung

### 1.1 Geräteübersicht

Modell LABEX® (Beispiel)



Abb. 1: Laborkühlschrank (Gehäuse)

- 1 Schlüsselschalter
- 2 Anzeige- und Bedieneinheit ↪ Kapitel 1.2 „Anzeige- und Bedienelemente“ auf Seite 12
- 3 Türschloss
- 4 Türabdrücker
- 5 Stellfüße





*Abb. 2: Laborkühlschrank (Innenraum)*

- 1 Umluftkühlung
- 2 Stelleiste
- 3 Auflieger
- 4 Schubfach
- 5 Tauwassergefäß
- 6 Kältemaschine

## Modell FROSTER LABEX® (Beispiel)



Abb. 3: Laborgefrierschrank (Gehäuse)

- 1 Schlüsselschalter
- 2 Anzeige- und Bedieneinheit ↪ Kapitel 1.2 „Anzeige- und Bedienelemente“ auf Seite 12
- 3 Türschloss
- 4 Türabdrücker
- 5 Stellfüße



*Abb. 4: Laborgefrierschrank (Innenraum)*

- 1 Umluftkühlung
- 2 Stelleiste
- 3 Auflieger
- 4 Schubfach
- 5 Tauwassergefäß
- 6 Kältemaschine

## 1.2 Anzeige- und Bedienelemente

### 1.2.1 Aufbau der Anzeige- und Bedieneinheit

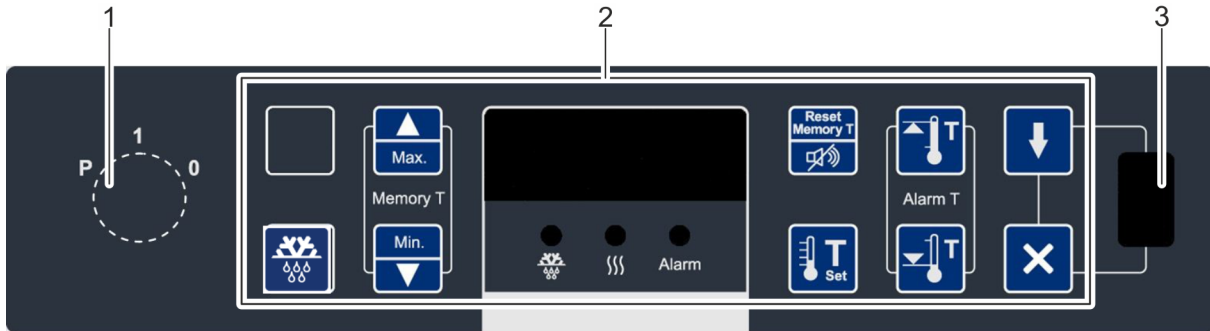


Abb. 5: Anzeige- und Bedieneinheit

- 1 Schlüsselschalter
- 2 Anzeige- und Bedieneinheit (Tastenbelegung variabel)
- 3 USB-Port

### 1.2.2 Funktion des Schlüsselschalters

Tab. 1: Positionen des Schlüsselschalters

Schlüsselstellung	Position	Funktion	Beschreibung
	„0“	Gerät ausschalten.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Gerät ausschalten (beispielsweise, um einen Neustart durchzuführen).</li> <li>■ Das Display zeigt <b>FFF</b>.</li> <li>■ Um das Gerät komplett stromlos zu schalten, Netzstecker ziehen.</li> </ul>
	„1“	Gerät einschalten.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Gerät betreiben.</li> <li>■ Gerätewerte anzeigen und zurücksetzen (beispielsweise IST-Temperatur oder Temperaturgrenzen).</li> <li>■ Alarme quittieren.</li> </ul>
	„P“	Gerät programmieren.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Gerät einstellen (beispielsweise Sollwerte oder Temperaturwarngrenzen).</li> <li>■ Parameterlisten anzeigen lassen.</li> <li>■ Alarme quittieren.</li> </ul>
















Gerät stets in Schlüsselposition „1“ betreiben, um Manipulationen zu vermeiden. Schlüssel während des normalen Betriebs abziehen und sicher verwahren.


### 1.2.3 Funktion der Tasten und Anzeigen

Die Funktion der Tasten und Anzeigen der folgenden Übersicht entnehmen:

Tab. 2: Tasten

Taste	Bezeichnung	Funktion
	[Max.]	Maximalwert des Temperaturspeichers anzeigen.
	[Min.]	Minimalwert des Temperaturspeichers anzeigen.
	[Reset]	Reset des Temperaturspeichers durchführen. Summer ausschalten.
	[Temperaturwarnung max.]	Obere Temperaturwarngrenze abfragen.
	[Temperaturwarnung min.]	Untere Temperaturwarngrenze abfragen.
	[Solltemperatur]	Solltemperatur abfragen.
	[Abtauung]	Zusätzliche Abtauung aktivieren.
	[Zusatzlicht/Zusatzabtauung]	Kombinationstaste: Zusätzliche Abtauung aktivieren. Innenbeleuchtung dauerhaft an-/ausschalten.
	[Superfrost]	Superfrost-Funktion aktivieren.
	[Luftfeuchte]	Luftfeuchte einstellen.
	[Licht]	Innenbeleuchtung dauerhaft an-/ausschalten.
	[Start]	Datenauslesung über einen PC-KIT-STICK starten.
	[Abbruch]	Datenauslesung über einen PC-KIT-STICK abbrechen.





Lieferumfang

Taste	Bezeichnung	Funktion
	[Leertaste]	Leertaste ohne Funktion.



Bestimmte Tasten haben je nach Ausführung eine Mehrfachfunktion in Verbindung mit anderen Tasten.

Tab. 3: Anzeigen

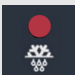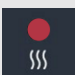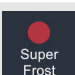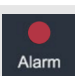Anzeige	Bezeichnung	Funktion
	„Abtauung“	Abtauung ist aktiv.
	„Luftfeuchte“	Luftfeuchte ist aktiv (Temperaturkonstanz verbessert, Luftfeuchte hoch).
	„Superfrost“	SuperFrost ist aktiv.
	„Alarm“	Ein Alarm wurde ausgelöst.

## 1.3 Lieferumfang

### Innenausstattung

Folgende für den Betrieb zugelassene Innenausstattung wird für jedes Gerät gemäß Gerätespezifikationen mitgeliefert:

- Drahtrost
- Schubfächer

### Abschließbare Gerätetür

Das Gerät verfügt über eine abschließbare Gerätetür.

### Mitgelieferte Schlüssel

Abhängig von den Gerätekomponenten werden folgende Schlüssel mitgeliefert:

#### PRO-ACTIVE

- Geräteschlüssel
- Türschlüssel (für abschließbare Gerätetür)

#### ULTIMATE

- 2 x RFID-Transponder (für abschließbare Gerätetür)

**Software**

Die Software KIRSCH-DATANET steht ausschließlich als Download unter <https://kirsch-medical.de/service/downloads/kirsch-datanet-software> zur Verfügung.

 Bitte beachten Sie zur Installation/Konfiguration die zur Software zugehörige Gebrauchsanweisung. Diese finden Sie in der Installationsroutine.


**1.4 Schnittstellen**

Das Gerät verfügt über folgende Schnittstellen, um weitere Geräte (im Folgenden „Module“) zur Temperaturüberwachung und Temperaturdokumentation anzuschließen:

Tab. 4: Schnittstellen

Schnittstelle	Modul
LAN-Schnittstelle	PRO-ACTIVE <ul style="list-style-type: none"> <li>■ PC-KIT-NET (optional)</li> </ul> ULTIMATE <ul style="list-style-type: none"> <li>■ PC-KIT-NET integriert</li> </ul>
USB-Port	PRO-ACTIVE <ul style="list-style-type: none"> <li>■ PC-KIT-STICK</li> </ul> ULTIMATE <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Serviceschnittstelle</li> </ul>
Potentialfreier Alarmkontakt	Fernwarnanlage (beispielsweise GSM-MODUL oder Anschluss Gebäudeleittechnik (GLT) (Schaltbild am Gerät beachten)

Informationen zum Anschließen der Module an das Gerät der jeweiligen Produktdokumentation entnehmen.

 **Nur kompatible USB-Sticks anschließen!**  
 Am USB-Port ausschließlich Module mit diesen Eigenschaften anschließen:

- Speicherkapazität von höchstens 32 GB
- Formatierung mit dem FAT-32-Format



### **USB-Stick nach Gebrauch abziehen!**

Der USB-Stick darf nicht dauerhaft im Gerät stecken.

- USB-Stick nach dem Ende der Datenübertragung abziehen ☞ „Fehlermeldungen und Statusanzeigen des PC-KIT-STICK“ auf Seite 71.

## 1.5 Gerätefunktionen

### 1.5.1 Kühlung

#### Kältemaschine

Das Gerät verfügt über eine Kältemaschine mit innenliegendem Verdampfer zur Kühlung des Kühlguts.

Nach Erstinbetriebnahme oder Wiederinbetriebnahme benötigt die Kältemaschine einige Zeit, um den Innenraum auf den eingestellten Temperatursollwert herabzukühlen.

#### Umluftkühlung



Bei der Umluftkühlung zirkuliert die Luft im Innenraum des Kühlschranks. Die Umluftkühlung erfolgt durch Luftleitbleche und ein Gebläse.

Die Umluftkühlung reduziert physikalisch bedingte Temperaturunterschiede und die Solltemperatur wird im gesamten Innenraum konstant gehalten.

Die Umluftkühlung ist auf Dauerbetrieb eingestellt und wird beim Öffnen der Tür automatisch abgeschaltet.



Die Modelle LABEX® 105 PRO-ACTIVE, LABEX® 465 PRO-ACTIVE und FROSTER LABEX® 96 PRO-ACTIVE verfügen über keine Umluftkühlung.



## Verflüssiger



Abb. 6: Verflüssiger (Beispiel)

Über den Verflüssiger (Kondensator) wird die anfallende Wärmeenergie an die Umgebungsluft abgegeben.



Der Verflüssiger ist je nach Modell entweder an der Rückwand oder im Maschinenraum angebracht.

## 1.5.2 Superfrost-Funktion

Super Frost

Das Gerät verfügt über eine Superfrost-Funktion.

Mit der Superfrost-Funktion kann das Gerät schnellstmöglich auf die tiefstmögliche Temperatur heruntergekühlt werden. [↪ Kapitel 7.4 „Superfrost-Funktion einschalten“ auf Seite 47.](#)

## 1.5.3 Abtauung

### Automatische Abtauung



Die Modelle FROSTER MED 95 PRO-ACTIVE und FROSTER LABEX®96 PRO-ACTIVE verfügen über keine automatische Abtauung. Daher müssen sie bei starkem Eisansatz manuell abgetaut werden.



Das Gerät tauet alle 12 Stunden automatisch ab.

Die automatische Abtauung erfolgt mit zeitlicher und thermischer Überwachung.

Bei der automatischen Abtauung ist die Einhaltung des Temperatursollwerts des Geräts gewährleistet.

Das Tauwasser wird in das innenliegende Tauwassergefäß geleitet.

➔ Tauwassergefäß in regelmäßigen Abständen manuell entleeren [↪ „Tauwassergefäß“ auf Seite 18.](#)



Wenn der Abtauvorgang aktiv ist, leuchtet die LED-Anzeige „Abtauung“ im Display.

### Zusätzliche Abtauung

Zusätzlich zur automatischen Abtauung kann der Abtauvorgang manuell gestartet werden.



- ➔ Taste [Zusatzabtauung] 4 Sekunden drücken.
- ⇒ Der Abtauvorgang startet.

## Tauwassergefäß



Abb. 7: Tauwassergefäß

Das Tauwassergefäß befindet sich im Innenraum an der Unterseite des Geräts (/5).

Das Tauwasser wird darin gesammelt und verdunstet nicht automatisch.

Das Tauwassergefäß regelmäßig kontrollieren und entleeren.

## 1.5.4 Temperaturanzeige



Abb. 8: Display

Die Temperaturanzeige befindet sich auf dem Display der Anzeige- und Bedieneinheit des Geräts ↪ Kapitel 1.2 „Anzeige- und Bedienelemente“ auf Seite 12.

Das Display zeigt die Temperatur des Kühlguts an.



Die Temperaturanzeige zeigt nicht die aktuelle Lufttemperatur des Innenraums an.

Die Alarmfunktion und die Temperaturwarngrenzen orientieren sich an der im Display angezeigten Temperatur des Kühlguts.

## 1.5.5 Temperaturspeicher




Der Temperaturspeicher zeichnet während des Betriebs den jeweils erreichten maximalen und minimalen Temperaturwert auf.

Der Temperaturspeicher beginnt mit der Aufzeichnung nach dem Erreichen der Solltemperatur oder spätestens nach 2 Stunden Betrieb.

Der Temperaturspeicher wird nach Neustart oder Reset des Geräts automatisch zurückgesetzt.

Der Temperaturspeicher kann manuell abgerufen und gelöscht werden ↪ Kapitel 7.3 „Temperaturspeicher abrufen/löschen“ auf Seite 47.

### 1.5.6 Temperaturüberwachung mit PC-KIT-STICK

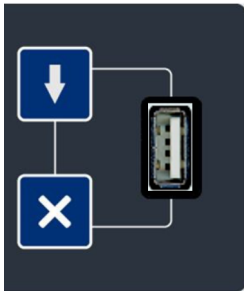

Der Temperaturspeicher des Geräts dokumentiert den maximalen und minimalen Temperaturwert.

PC-KIT-STICK ist die einfachste Möglichkeit der automatischen Temperaturdokumentation.

Bei dem internen Speicher handelt es sich um einen Ringspeicher. Die Daten werden bis zu 90 Tage gespeichert, bevor die ältesten Datensätze überschrieben werden. Wir empfehlen daher eine Auslesung der Daten in einem regelmäßigen Intervall, z.B. wöchentlich oder monatlich, um Lücken in der Aufzeichnung zu vermeiden.

Die Datenübertragung erfolgt über USB-Stick. Auch während des Auslesens von Daten wird die Temperatur permanent dokumentiert. Es kann eine unbegrenzte Anzahl von Geräten eingebunden werden ☞ „Schnittstellen“ auf Seite 15.

Zur dauerhaften Temperaturüberwachung kann das Gerät mit einer Temperaturdokumentation über Netzwerk ausgestattet werden ☞ Kapitel 1.7.1 „Temperaturdokumentation“ auf Seite 20.

### 1.5.7 Temperaturfühler

Das Gerät ist mit mehreren Temperaturfühlern ausgestattet.

Die Funktion des jeweiligen Temperaturfühlers der folgenden Tabelle entnehmen:

Farbe	Bezeichnung	Funktion
	Verdampferfühler (rot)	Steuert die Abtauphase
	Regelfühler (braun)	Steuert die Überwachungseinheit
	Regelfühler (violett)	Steuert die Überwachungseinheit

## 1.6 Akku

### Funktion Akku

Der Akku versorgt bei Stromausfall die Temperaturüberwachung für bis zu 30 Stunden.

Die Temperaturüberwachung sorgt dafür, dass der Temperaturverlauf gespeichert und bei Bedarf der Temperaturalarm ausgelöst wird.

Der Akku lädt sich im Normalbetrieb auf und wird über eine Ladeautomatik überwacht.

Technische Daten des Akkus:

- 6 V, 4 Ah

**PRO-ACTIVE:**

*Akku versorgt nicht das Gerät!*

*Der Akku versorgt ausschließlich die Temperaturüberwachung mit Strom. Der Akku gewährleistet nicht den Betrieb des Geräts und damit den Erhalt der Innenraumtemperatur.*

**ULTIMATE:**

*Der Akku versorgt nicht die ULTIMATE-Bedienoberfläche!*

*Der Akku versorgt ausschließlich die Temperaturüberwachung mit Strom. Der Akku gewährleistet nicht den Betrieb der ULTIMATE-Bedienoberfläche und auch nicht den Erhalt der Innenraumtemperatur.*

*Die Temperaturkurve der Bedienoberfläche wird nach dem Beheben des Stromausfalls aktualisiert.*

## 1.7 Zusätzliche Gerätekomponenten

Das Gerät verfügt über eine Standardausstattung.

Die Standardausstattung kann um weitere Gerätekomponenten ergänzt werden.

Folgende zusätzlichen Komponenten stehen für das Gerät zur Verfügung:


- Temperaturdokumentation über Netzwerk

### 1.7.1 Temperaturdokumentation

Das Gerät kann optional mit einer weiteren Temperaturdokumentation ausgestattet werden.

Die folgende Tabelle enthält eine Übersicht der zusätzlichen Gerätekomponenten.

Weiterführende Informationen zu Installation und Verwendung der jeweiligen Dokumentation des Produkts entnehmen.

Informationen zur Software für die Temperaturdokumentation der  „Montage- und Anschlussanleitung – PC-KIT-NET“ entnehmen.

Tab. 5: Optionen zur Temperaturdokumentation

Bezeichnung	Funktion	Abbildung
PC-KIT-NET	<p>Automatische Temperaturdokumentation und Monitoring über das Netzwerk (LAN).</p> <p>Unbegrenzte Einbindung von Geräten möglich.</p> <p>Gleichzeitiger Datenzugriff für bis zu 20 Clients je Server. 2 Server-Zugriffe möglich.</p>	
Kreisblatttemperaturschreiber	<p>Wird je nach Modell entweder in die Maschinenraumblende des Kühl- oder Gefrierschranks eingebaut oder in einen zusätzlichen Gehäuseaufsatz integriert.</p>	
Temperaturschreiber zum Einlegen	<p>Die einfachste Methode zum Nachrüsten der Temperaturdokumentation.</p> <p>Temperaturmessbereich von +25 °C bis -40 °C.</p> <p>Nicht geeignet für FROSTER BL 180 PRO-ACTIVE und FROSTER BL 650 PRO-ACTIVE</p>	
Externe Temperaturlaufzeichnung	<p>Der Fühler ermöglicht die Temperaturmessung und Weitergabe der Daten an bereits vorhandene, bauseitige Schnittstellen.</p> <p>Die Kompatibilität muss gegebenenfalls durch den Anwender/Betreiber geprüft werden.</p>	

## 1.7.2 Abschließbare Glastür

### Türschloss

Ihr Gerät kann mit einer abschließbaren Glastür ausgestattet werden.

Weiterführende Informationen zum Einbau der Glastür bei KIRSCH erfragen.

## 2 Zubehör

Das Gerät kann über folgendes Zubehör verfügen:

- GSM-Modul

### 2.1 GSM-Modul



Abb. 9: GSM-Modul

Das GSM-Modul dient zur Weitergabe von Alarmmeldungen per SMS an das Mobilfunk- oder Festnetz.



*Zum Betrieb des GSM-Moduls ist eine SIM-Karte nötig (nicht mitgeliefert).*

Ein GSM-Modul kann bis zu drei Geräte verwalten. Durch mitgelieferte Software lassen sich die Alarmgrenzen (obere und untere Warngrenze) einstellen. Dazu wird ein Temperaturfühler benötigt (nicht mitgeliefert).

Das GSM-Modul verfügt über drei Eingänge:

- 2 Eingänge für den potentialfreien Kontakt
- 1 Eingang für den optionalen Temperaturfühler

Die Alarmmeldungen werden über den potentialfreien Kontakt (Anschluss für die Fernwarnanlage) an das GSM-Modul weitergeleitet. Bei Erreichen der Alarmgrenzen wird am GSM-Modul ein optisches und akustisches Signal ausgelöst sowie eine SMS-Alarmmeldung abgeschickt.

Der akustische Alarm wird durch eine Bestätigungs-SMS an das GSM-Modul oder mit einem Tastendruck am GSM-Modul quittiert. Der optische Alarm bleibt bestehen, bis die Störung behoben ist und zusätzlich quittiert wird.

Geräte ohne potentialfreien Kontakt sind mit einem Temperaturfühler nachrüstbar.

## 3 Sicherheit

Dieser Abschnitt gibt einen Überblick über alle wichtigen Sicherheitsaspekte für einen optimalen Schutz des Patienten und Personals sowie für die sichere und störungsfreie Nutzung des Geräts.

Die Nichtbeachtung der in dieser Gebrauchsanweisung aufgeführten Handlungsanweisungen und Sicherheitshinweise kann zu erheblichen Gefährdungen führen.

### 3.1 Symbole in dieser Gebrauchsanweisung

#### Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise sind in dieser Gebrauchsanweisung durch Symbole gekennzeichnet. Die Sicherheitshinweise werden durch Signalworte eingeleitet, die das Ausmaß der Gefährdung zum Ausdruck bringen.

Um Unfälle, Personen- und Sachschäden zu vermeiden und maximale Patientensicherheit zu gewährleisten, Sicherheitshinweise unbedingt einhalten und umsichtig handeln.



#### **GEFAHR!**

Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine unmittelbar gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt, wenn sie nicht gemieden wird.



#### **WARNUNG!**

Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.



#### **VORSICHT!**

Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu geringfügigen oder leichten Verletzungen führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.



#### **HINWEIS!**






Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu Sach- und Umweltschäden führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.

## Tipps und Empfehlungen

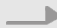

*Dieses Symbol hebt nützliche Tipps und Empfehlungen sowie Informationen für eine effiziente und störungsfreie Nutzung des Geräts hervor.*

## Weitere Kennzeichnungen

Kennzeichnung	Erläuterung
	Schritt-für-Schritt-Handlungsanweisungen
	Ergebnisse von Handlungsschritten
	Verweise auf Abschnitte dieser Gebrauchsanweisung
	Auflistungen ohne festgelegte Reihenfolge
	Verweise auf Gebrauchsanweisungen von Zubehör und Optionsteilen

## 3.2 Zweckbestimmung

Der Laborkühlschrank und der Laborgefrierschrank sind mit einem explosionsgeschütztem Innenraum (im Folgenden „Ex-Bereich“) ausgestattet. Der Laborkühlschrank und der Laborgefrierschrank dienen der gewerblichen Lagerung von biologischen und chemischen Stoffen. Der Laborkühlschrank und der Laborgefrierschrank sind keine Medizinprodukte.

Die Lagerung Ihrer sensiblen und leicht entzündlichen Stoffe erfordert sowohl eine präzise als auch sichere Kühlung. Unsere speziell für diese Anforderungen entwickelten LABEX®-Modelle erfüllen höchste Sicherheitsstandards, nachgewiesen durch normative europäische Grundlagen durch den TÜV SÜD.

Unsere LABEX®-Modelle sind speziell für die Lagerung von explosionsfähigen Stoffen konstruiert. Deshalb trägt Qualität unseren Namen:

- Bauartbedingt kann Funkenbildung ausgeschlossen werden.
- Der Innenraum ist frei von jeglichen Zündquellen.
- Die konstruktive Sicherheit für alle mechanischen Bauteile wurde bewiesen.
- Die Stromkreise im Kühlinnenraum sind energiebegrenzt.
- Die Temperaturfühler sind durch entsprechende Sicherheitsbarrieren geschützt.
- Das Umluftgebläse wird durch ein Sicherheitsnetzteil galvanisch abgesichert.
- Die Erdung des gesamten Kühlinnenraums sichert die Potentialgleichheit.
- Der Maschinenraum ist speziell vom Innenbehälter abgedichtet.
- Ein Unterdruckausgleich des Kühlinnenraums erfolgt durch ein gesteuertes Belüftungsventil.



- Im Innenraum werden nur nachgewiesenen leitfähige Kunststoffe eingesetzt.
- Die Innenräume sind auf Zündquellenfreiheit in Anlehnung an die Richtlinie 2014/34/EU geprüft.

### 3.3 Vorhersehbarer Fehlgebrauch

Das Gerät ist nicht für den privaten Gebrauch vorgesehen. Das Gerät dient der gewerblichen Lagerung von Kühlgut gemäß der Zweckbestimmung.

Das Gerät nicht verwenden, um warmes Kühlgut herabzukühlen. Im Gerät kein Kühlgut lagern, dessen Kühlkette während der Lieferung oder Umlagerung bereits unterbrochen wurde.

Im Gerät keine Lebensmittel oder Getränke lagern.

Kein Kühlgut lagern, das die Tragkraft der Drahtroste und Schubfächer überschreitet.

### 3.4 Restrisiken

#### Unsachgemäßer Gebrauch



#### GEFAHR!

#### Gefahr von Entzündung einer EX- Atmosphäre bei unsachgemäßem Gebrauch!

Eine entsprechende Risikobeurteilung ist durchzuführen und die daraus abzuleitenden Explosionsschutzmaßnahmen sind festzulegen. Die Bemerkungen aus Hinweis a § 256 der ATEX-Leitlinien zur Richtlinie 2014/34/EU 1. Ausgabe vom April 2016 und die Pflichten gemäß Richtlinie 1999/92/EG sind zu beachten.

Bei Öffnung der Kühlraumtür kann kalte Atmosphäre nach außerhalb, unten ausfließen. Die Entstehung eines explosionsgefährdeten Bereiches durch aus dem Kühlraum austretende Atmosphäre ist zu vermeiden. Nichtbeachten kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

- Vermeidung von elektrischen und elektrostatischen Zündquellen in diesem Bereich.
- Verwendung einer gerichteten, aktiven Belüftung.

## Elektrostatische Entladung



### GEFAHR!

#### Gefahr durch elektrostatische Entladung!

Durch elektrostatische Ladung und Entladung ist die Funktion des explosionsgeschützten Innenraums gefährdet oder nicht mehr gegeben.

Sicherstellen, dass im Innenraum keine elektrostatische Entladung erfolgen kann.

- Vor Arbeiten im Innenraum des Geräts einen geerdeten Gegenstand (z. B. Türabdrücker) berühren.
- Den Innenraum nur mit einem feuchten Tuch reinigen.
- Sicherstellen, dass das Kühlgut standsicher aufgestellt ist.
- Immer die LABEX® Innenausstattung verwenden.
- Kühlgut in bruchsicheren, ableitfähigen und geschlossenen Behältnissen aufbewahren
- ESD-Schutzausrüstung verwenden, um Gefahr der ESD-Aufladung zu minimieren

## Infektion des Anwenders



### WARNUNG!

#### Infektionsgefahr bei unzureichender Hygiene, Desinfektion und Sterilisation!

Bei Kontakt mit nicht gereinigten, nicht sterilisierten oder nicht desinfizierten Teilen besteht Infektionsgefahr.

- Die geltenden Anforderungen an die persönliche Hygiene, Desinfektion und Sterilisation beachten.
- Das Gerät vor der ersten Befüllung reinigen, desinfizieren und sterilisieren.
- Das Gerät gemäß dieser Gebrauchsanweisung im Betrieb reinigen, desinfizieren und sterilisieren.

## Austretendes Kältemittel



### WARNUNG!

#### Gefahr durch austretendes Kältemittel!

Das verwendete Kältemittel des Geräts ist explosiv, steht unter Druck und kann bei Kontakt mit den Augen oder der Haut zu schweren Verletzungen führen.

- Bei Transport und Aufbau die Rohrleitungen und den Verdampfer nicht knicken oder aufstechen.
- Die Oberflächenbeschichtung nicht beschädigen (beispielsweise ankratzen).
- Im Umgang mit dem Kältemittelkreislauf Sicherheitsbrille und Schutzhandschuhe tragen.

### Heiße Oberfläche



#### WARNUNG!

##### Gefahr durch heiße Oberfläche!

An den gekennzeichneten Stellen des Geräts kann es bei Berührung zu schweren Verletzungen der Haut führen.

- Bitte entsprechend gekennzeichnete Stellen am Gerät nicht berühren.
- Diese Stellen sind sehr heiß und können auch mehrere Stunden nach dem Ausschalten des Geräts Verbrennungen verursachen.

### Bei Eco-Kältemaschinen



#### WARNUNG!

##### Gefahr durch unerlaubten Eingriff in den Kältekreislauf!

Die Kältemaschine enthält das natürliche Kältemittel Propan R290 / Isobutan R600a. Das verwendete Kältemittel des Geräts ist brennbar und kann bei Kontakt mit den Augen oder der Haut zu schweren Verletzungen führen. Bei unerlaubtem Eingriff in den Kältekreislauf besteht Verletzungsgefahr!

- Vor Ort ist ausschließlich ein Komplettaustausch der Kältemaschine möglich.

Die Kältemaschine ist im Sinne der EN 1127-1 ein technisch dauerhaft dichtes System.

### Kontamination des Kühlguts



#### VORSICHT!

##### Gefahr für das Kühlgut durch Kontamination!

Ein verunreinigtes Gerät kann das gelagerte Kühlgut kontaminieren. Eine Kontamination kann das Kühlgut beschädigen oder zerstören.

- Bereits kontaminiertes Kühlgut nicht im Gerät lagern.
- Nach einer Kontamination das Gerät und das Kühlgut reinigen, desinfizieren und sterilisieren.
- Das Gerät gemäß dieser Gebrauchsanweisung im Betrieb reinigen, desinfizieren und sterilisieren.
- Die geltenden Anforderungen an die persönliche Hygiene, Desinfektion und Sterilisation beachten.

## Blockierte Belüftung innen



### VORSICHT!

#### Gefahr von Sach- und Personenschäden durch blockierte innere Belüftung!

Ohne ausreichende Belüftung der Kältemaschine ist die Luftzirkulation im Inneren des Geräts nicht mehr gegeben. Hierdurch kann es zu einem Temperaturgefälle innerhalb des Geräts kommen, wodurch Kühlgut beschädigt werden kann.

- Sicherstellen, dass die Belüftung im oberen Bereich frei ist.
- Lüftungsgitter nicht durch Kühlgut abdecken.

## Fehlende Stromversorgung



### HINWEIS!

Bei einem Stromausfall wird das Kühlaggregat abgeschaltet, was das Kühlgut beschädigen oder zerstören kann.

- Sicherstellen, dass das Gerät vor Stromausfall geschützt ist (beispielsweise durch eine unterbrechungsfreie Stromversorgung).
- Nach einem Stromausfall sicherstellen, dass das Kühlaggregat wieder mit Strom versorgt wird.
- Bei Bedarf Kühlgut umlagern und den Service informieren.

## Blockierte Belüftung außen



### HINWEIS!

#### Gefahr von Sachschäden bei blockierter äußerer Belüftung!

Ohne ausreichende Belüftung der Kältemaschine kann das Gerät überhitzen und beschädigt werden.

- Geräte nicht dicht nebeneinander aufstellen.
- Sicherstellen, dass die Belüftung (hinten und vorne) am Gerät frei ist.
- Kältemaschine nicht abdecken.
- Gerät nur von qualifiziertem Personal einbauen lassen.

### 3.5 Maßnahmen zur Cyber-Sicherheit

#### Datenschutz

Der Schutz personenbezogener Gesundheitsdaten ist ein wichtiger Teil der Sicherheitsstrategie. Zum Schutz von personenbezogenen Daten und für die ordnungsgemäße Gerätefunktion muss der Benutzer die erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen gemäß den örtlichen Gesetzen, Vorschriften und Richtlinien der Einrichtung ergreifen. Kirsch empfiehlt Gesundheitsorganisationen oder medizinischen Einrichtungen, eine umfassende und mehrstufige Strategie zu implementieren, um die Daten und Systeme vor internen und externen Sicherheitsbedrohungen zu schützen.

Für die Sicherheit der Patienten und ihrer personenbezogenen Gesundheitsdaten muss der Benutzer Maßnahmen ergreifen, die Folgendes beinhalten:

1. ➤ Physische Schutzmaßnahmen - physische Sicherheitsmaßnahmen, um sicherzustellen, dass unbefugtes Personal keinen Zugriff auf den Kühlschrank hat.
2. ➤ Betriebliche Schutzmaßnahmen - Sicherheitsmaßnahmen während des Betriebs.
3. ➤ Administrative Schutzmaßnahmen - Sicherheitsmaßnahmen im Management.
4. ➤ Technische Schutzmaßnahmen - Sicherheitsmaßnahmen im technischen Bereich.



#### **WARNUNG!** **IT-Umgebung**

Stellen Sie sicher, dass Netzwerkfunktionen nur in einer abgesicherten Netzwerkumgebung verwendet werden.



#### **VORSICHT!**

Beim Aufbau der Netzwerkumgebung:

- Wenn ein WLAN-Router verwendet wird, aktivieren Sie die MAC-Adressenfilterfunktion des WLAN-Routers, und fügen Sie die MAC-Adresse des Geräts zur Regelliste hinzu. Der Wireless-Router lässt nur zu, dass Geräte in der Regelliste auf das Wireless-Netzwerk zugreifen.
- Es wird empfohlen, ein VLAN zu erstellen, und die LAN-Ports, an denen sich der genehmigte Switch-Port, das Gerät / der Kühlschrank, demselben VLAN zuzuweisen und sie von anderen VLANs zu isolieren.



#### **VORSICHT!**

Stellen Sie sicher, dass alle Gerätekomponenten, die persönliche Daten verwalten (außer Wechselmedien), physisch sicher sind.

**VORSICHT!**

Stellen Sie sicher, dass der Kühlschrank nur mit dem von Kirsch autorisierten/zugelassenen Gerät verbunden ist. Benutzer sollten alle von Kirsch bereitgestellten und unterstützten Geräte innerhalb von durch Kirsch autorisierte Spezifikationen betreiben, einschließlich von Kirsch genehmigter Software, Softwarekonfiguration, Sicherheitskonfiguration usw.

**VORSICHT!**

Schützen Sie alle Kennwörter vor unbefugten Änderungen.

**VORSICHT!**

Vor der Verwendung des USB-Flashlaufwerks sollten Virenschutzmaßnahmen, z. B. eine Virenprüfung des USB-Geräts, durchgeführt werden.

**VORSICHT!**

Firewalls und/oder andere Sicherheitseinrichtungen sollten zwischen dem medizinischen System und allen extern zugänglichen Systemen installiert werden. Es wird empfohlen, die Defender Firewall für Schnittstellen oder eine andere Firewall zu verwenden, die vor DoS- und DDoS-Angriffen schützt, und diese stets auf dem neuesten Stand zu halten.

**VORSICHT!**

Der DoS- und DDoS-Schutz des Routers muss aktiviert sein, damit dieser gegen Attacken geschützt ist.

### 3.6 Sicherheitskennzeichnungen

#### Typenschild

1 Modell Type	MED 100 PRO-ACTIVE	Kühl-Inhalt Gross volume	95 Liter	6
2	SN 100 30 35000	UDI	---	7
3 Kältemittel Refrigerant	R600a 0,043 kg	Kühl-Aggregat Cooling system	VKD 2715 K	8
4 Wechselstrom Voltage	220-240V~50/60 Hz	Stromaufnahme Power input	0,22 A	9
5 Nutzraumtemperaturbereich Usable- space temperature	+5°C	Umgebungstemperaturbereich Ambient temperature	10°bis 38°C	10

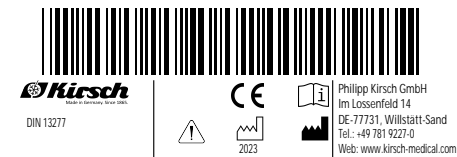


Abb. 10: Beispiel für ein Typenschild (MED 100 PRO-ACTIVE)

Das Typenschild enthält folgende Angaben (Angaben entsprechen der roten Nummer):

- 1 - Modell
- 2 - Seriennummer / Fabriknummer
- 3 - Kältemittel
- 4 - Wechselstrom
- 5 - Nutzraumtemperaturbereich
- 6 - Kühlinhalt
- 7 - UDI- Kennung ausschließlich bei BL Geräten
- 8 - Kühlaggregat
- 9 - Stromaufnahme
- 10 - Umgebungstemperaturbereich

Symbol	Bedeutung
	CE-Kennzeichnung
	Gebrauchsanweisung lesen
	Hersteller
	Herstellungsdatum
	Seriennummer / Fabriknummer
	Achtung
	Eindeutige Produktidentifizierung

## 3.7 Personalqualifikation

### Unzureichende Qualifikation des Personals



#### WARNUNG!

#### Gefahr von Sach- und Personenschäden bei Inbetriebnahme durch unqualifiziertes Personal!

Durch unsachgemäße Inbetriebnahme durch nicht dafür qualifiziertes Personal kann erheblicher Schaden am Kühlgut entstehen, der schwere Personenschäden zur Folge haben kann.

- Alle Tätigkeiten nur durch dafür qualifiziertes Personal durchführen lassen.
- Unbefugte Personen vom Arbeitsbereich fernhalten.

### Personalqualifikationen

In dieser Anleitung werden die im Folgenden aufgeführten Qualifikationen des Personals für die verschiedenen Tätigkeitsbereiche benannt:

#### Anwender

Der Anwender ist derjenige, der das Gerät gemäß seiner Zweckbestimmung verwendet und bedient. Das Gerät darf nur von ausgebildetem Fachpersonal verwendet und bedient werden.

Der Anwender ist in der technisch richtigen und sicheren Nutzung des Geräts gemäß geltender Gesetze und Verordnungen eingewiesen.

#### Gerätebeauftragter

Der Gerätebeauftragte ist diejenige Person, die vom Betreiber des Geräts für diese Aufgabe bestimmt und in seine Tätigkeiten eingewiesen wurde.

Den Namen des Gerätebeauftragten und das Datum der Einweisung in das Medizinproduktebuch eintragen und durch die Unterschrift bestätigen.

Der Gerätebeauftragte erfüllt folgende Voraussetzungen:

- Der Gerätebeauftragte kennt die Zweckbestimmung, den vorhersehbaren Fehlgebrauch und die Restrisiken des Geräts.
- Der Gerätebeauftragte ist mit der Gebrauchsanweisung und allen weiteren sicherheitsbezogenen Dokumenten vertraut.
- Der Gerätebeauftragte ist in die technisch richtige und sichere Handhabung des Geräts eingewiesen.

Der Gerätebeauftragte übernimmt folgende Tätigkeiten:

- Der Gerätebeauftragte weist die Anwender in die Handhabung des Geräts ein.

#### System-/Netzwerkadministrator (empfohlen)

Der System-/Netzwerkadministrator ist aufgrund seiner Ausbildung, seiner IT-Kenntnisse und Erfahrung in der Lage, die Systemvoraussetzungen und die Arbeitsumgebung, samt technischem Equipment, für die Anwendung der Software zu schaffen.



Der System-/Netzwerkadministrator übernimmt folgende Aufgaben:

- Installation von KIRSCH-DATANET
- Einbindung des Geräts in das Netzwerk

Der System-/Netzwerkadministrator wurde vom Betreiber autorisiert, die Benutzer der Software zu verwalten und Einstellungen an der Software vorzunehmen.

### Allgemeine Anforderungen zur Personalqualifikation

Als Personal sind nur Personen zugelassen, von denen zu erwarten ist, dass sie ihre Arbeit zuverlässig ausführen. Personen, deren Reaktionsfähigkeit beeinflusst ist, z. B. durch Drogen, Alkohol oder Medikamente, sind nicht zugelassen.

Bei der Personalauswahl die am Einsatzort geltenden alters- und berufsspezifischen Vorschriften beachten.

## 3.8 Persönliche Schutzausrüstung

Persönliche Schutzausrüstung dient dazu, das Personal gegen Gefahren zu schützen, die dessen Sicherheit oder Gesundheit bei der Arbeit beeinträchtigen könnten.

Die in den verschiedenen Kapiteln dieser Anleitung geforderte persönliche Schutzausrüstung vor Beginn der jeweiligen Arbeit unbedingt anlegen.

Im Arbeitsbereich angebrachte Hinweise zur persönlichen Schutzausrüstung befolgen.

Beim Ausführen der verschiedenen Arbeiten an und mit dem Gerät muss das Personal persönliche Schutzausrüstung tragen. Auf diese wird in den einzelnen Kapiteln dieser Anleitung gesondert hingewiesen. Im Folgenden wird diese persönliche Schutzausrüstung erläutert:



#### HINWEIS!

Zur Verwendung des Geräts ist geeignete ESD Schutzausrüstung zu verwenden, um das eingelagerte Kühlgut zu schützen. Diese muss der Norm EN 61340-5-1 entsprechen.



#### Chemikalienbeständige Schutzhandschuhe

Chemikalienbeständige Schutzhandschuhe dienen zum Schutz der Hände vor aggressiven Chemikalien.



#### Schutzhandschuhe

Schutzhandschuhe dienen zum Schutz der Hände vor Reibung, Abschürfungen, Einstichen oder tieferen Verletzungen sowie vor Berührung mit heißen Oberflächen.



### **Sicherheitsschuhe**

Sicherheitsschuhe schützen die Füße vor Quetschungen, herabfallenden Teilen und Ausgleiten auf rutschigem Untergrund.

## 4 Transport und Stilllegung

### 4.1 Gerät transportieren

Bei Auslieferung wird das Gerät in Absprache mit dem Fachhändler transportiert.

Bei einem Transport im Rahmen einer Standortänderung während der Betriebsdauer des Geräts die folgenden Sicherheitshinweise beachten.

#### Sicherheit beim Transport



#### **WARNUNG!**

#### **Gefahr von Quetschverletzungen bei Umkippen!**

Wenn das Gerät geneigt wird, kippt es unkontrolliert um. Beim Umkippen des Geräts besteht die Gefahr, Hände und Füße zu quetschen.

- Beim Transport des Geräts Sicherheitsschuhe und Sicherheitshandschuhe tragen.
- Das Gerät stehend transportieren.



#### **WARNUNG!**

#### **Gefahr durch austretendes Kältemittel!**

Das verwendete Kältemittel des Geräts ist explosiv, steht unter Druck und kann bei Kontakt mit den Augen oder der Haut zu schweren Verletzungen führen.

- Bei Transport und Aufbau die Rohrleitungen und den Verdampfer nicht knicken oder aufstechen.
- Die Oberflächenbeschichtung nicht beschädigen (beispielsweise ankratzen).
- Im Umgang mit dem Kältemittelkreislauf Sicherheitsbrille und Schutzhandschuhe tragen.



## HINWEIS!

### Gefahr von Schaden am Tauwassergefäß!

Die in der folgenden Tabelle genannten Geräte sind unterseitig mit einem Tauwassergefäß ausgestattet, das bei unsachgemäßem Transport beschädigt werden kann:

- Gerät auf Palette stellen und transportieren.
- Gerät nicht ohne Palette mit Gabelstapler oder Hubwagen anheben.

LABEX® 520 PRO-ACTIVE	LABEX® 520 ULTIMATE
LABEX® 720 PRO-ACTIVE	LABEX® 720 ULTIMATE
FROSTER LABEX® 530 PRO-ACTIVE	FROSTER LABEX® 530 ULTIMATE
FROSTER LABEX® 730 PRO-ACTIVE	FROSTER LABEX® 730 ULTIMATE

## Gerät an neuen Standort transportieren

- Schutzausrüstung: ■ Sicherheitsschuhe  
■ Schutzhandschuhe

Gerät außer Betrieb nehmen wie in Abschnitt ↗ „Gerät stilllegen“ auf Seite 36 dargestellt.

1. ➤ Gerät an neuen Aufstellort transportieren.



### Wartezeit bis zur Wiederinbetriebnahme:

Wenn das Gerät transportiert wurde, das Gerät aufstellen und 1 Stunde warten bis zur Wiederinbetriebnahme, damit sich das Kältemittel wieder gleichmäßig im Kältemittelkreislauf verteilen kann.

2. ➤ Gerät wieder in Betrieb nehmen wie in Abschnitt ↗ „Gerät wieder in Betrieb nehmen“ auf Seite 37 dargestellt.

## 4.2 Gerät stilllegen

### Gerät stilllegen



Geräteschlüssel in Schlüsselschalter stecken.


1. ➤ Geräteschlüssel auf Position „0“ drehen.
2. ➤ Netzstecker ziehen.
3. ➤ Geräteschlüssel abziehen.
4. ➤ Gerätetür geöffnet lassen, um Geruch- und Schimmelbildung zu vermeiden.

### 4.3 Gerät wieder in Betrieb nehmen

#### Gerät wieder in Betrieb nehmen

Gerät vor Wiederinbetriebnahme reinigen und desinfizieren  
↳ Kapitel 8 „Reinigung und Desinfektion“ auf Seite 57.

1. ➤ Netzstecker einstecken.
2. ➤ Geräteschlüssel in Schlüsselschalter stecken.

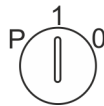

3. ➤ Geräteschlüssel auf Position „1“ drehen.  
⇒ Das Display zeigt die Innenraumtemperatur an.
4. ➤ Solltemperatur prüfen und gegebenenfalls einstellen  
↳ Kapitel 6.2.1.2 „Solltemperatur anzeigen und ändern“ auf Seite 41.



#### **Vorlaufzeit des Temperaturalarms!**

*Der Temperaturalarm ist frühestens aktiv, sobald die Solltemperatur erreicht wurde, oder spätestens nach 2 Stunden Betrieb des Geräts.*

5. ➤ Wenn das Gerät die Solltemperatur erreicht hat, das Gerät mit dem Kühlgut beschicken.

## 5 Aufbau, Einbau und Anschluss

### 5.1 Gerät aufstellen

#### Aufstellen

Beim Aufstellen des Geräts folgende Aufstellbedingungen einhalten:

- Umgebungstemperatur zwischen +10°C – +38°C sicherstellen (gemäß Klimaklasse SN und ST).
- Umgebungstemperatur zwischen +10°C – +32°C sicherstellen (gemäß Klimaklasse SN).
- Trockenem und gut belüfteten Aufstellort wählen.
- Gerät nicht neben Wärmequellen aufstellen.
- Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.
- Gerät auf fester, ebener Fläche aufstellen.
- Unebenheiten über die verstellbaren Standfüße ausgleichen.
- Lüftungsgitter nicht abdecken, zustellen oder verblenden.
- Kältemaschine nicht abdecken, zustellen oder verblenden.
- Zwischen Wand und Gerät einen Mindestabstand von 2 cm einhalten (beispielsweise durch den Abstandshalter).
- Zwischen 2 Geräten einen Mindestabstand von 2 cm einhalten.
- Das Mindestraumvolumen am Aufstellort zur Vermeidung explosionsfähiger Atmosphäre nach DIN EN378-1 bei Verwendung von Kühl- und Gefriergeräten mit brennbaren Kältemitteln (R600a, R290a) ist einzuhalten.



*Bemessungsgrundlage für das Mindestraumvolumen des Aufstellungsortes ist die größte Kältemittel-Füllmenge der vorhandenen bzw. geplanten Kühlgeräte. Die jeweilige Kältemittelfüllmenge entnehmen Sie der Tabelle ↪ Kapitel 13.2 „Technische Daten“ auf Seite 76.*

*R600a:  $\text{Volumen} = \text{Kältefüllmenge} / 8,6 \text{ g/m}^3$*

*R290a:  $\text{Volumen} = \text{Kältefüllmenge} / 7,6 \text{ g/m}^3$*



*Die Verwendung von anderen als LABEX® oder nicht elektrisch leitfähigen Teilen führt automatisch zum Erlöschen des Explosionsschutzes des Innenraums.*

Bei einem LABEX®-Gerät folgende Betriebsbedingungen einhalten:

- Das Gerät nicht in Bereichen mit explosionsfähiger Atmosphäre aufstellen.
- Sicherstellen, dass keine elektrostatische Entladung im Innenraum erfolgen kann.
- Als Anwender vor dem Berühren des Innenraums an einer Erdverbindung entladen.
- Das Kühlgut in geschlossenen, bruchsicheren Behältern aufbewahren und die Behälter standsicher aufstellen.
- Den Innenraum immer mit einem feuchten Tuch reinigen, um eine elektrostatische Aufladung zu vermeiden.
- Ausschließlich die LABEX®-Innenausstattung verwenden.

## 5.2 Gerät einbauen

### Übersicht einbaufähige Geräte

LABEX® 105 PRO-ACTIVE

LABEX® 126 PRO-ACTIVE

### Einbauen

Den Einbau des Geräts ausschließlich durch dafür qualifiziertes Personal durchführen lassen. Im Zweifel KIRSCH kontaktieren ☎ „Herstelleradresse“ auf Seite 4.

Das Gerät einbauen wie in der beiliegenden Einbauzeichnung dargestellt.

## 5.3 Gerät anschließen

### Anschließen



*Das Gerät ist nach Schutzklasse I und Schutzart IP 20 ausgeführt und steckerfertig.*

Die Anschlussbedingungen gemäß den Technischen Daten und dem Typenschild sicherstellen.

1. ➤ Anschlusskabel des Netzsteckers auf Beschädigungen prüfen.
2. ➤ Netzstecker einstecken.

## 6 Inbetriebnahme

Personal: ■ Gerätebeauftragter

### 6.1 Tätigkeiten bei Inbetriebnahme

#### Reihenfolge der Inbetriebnahme



#### WARNUNG!

#### Gefahr von Sach- und Personenschäden bei Inbetriebnahme durch unqualifiziertes Personal!

Durch unsachgemäße Inbetriebnahme durch nicht dafür qualifiziertes Personal kann erheblicher Schaden am Kühlgut entstehen, der schwere Personenschäden zur Folge haben kann.

- Alle Tätigkeiten nur durch dafür qualifiziertes Personal durchführen lassen.
- Unbefugte Personen vom Arbeitsbereich fernhalten.

Die Inbetriebnahme besteht aus folgenden Tätigkeiten:

- 1 - Gerät innen reinigen und desinfizieren ↪ *Kapitel 8 „Reinigung und Desinfektion“ auf Seite 57.*
- 2 - Gerät einschalten ↪ *Kapitel 7.1 „Gerät einschalten“ auf Seite 46.*
- 3 - Gerät programmieren ↪ *Kapitel 6.2 „Gerät programmieren“ auf Seite 40.*
- 4 - Erreichen der Solltemperatur abwarten.
- 5 - Gerät beschicken ↪ *Kapitel 7.7 „Gerät beschicken“ auf Seite 55.*

### 6.2 Gerät programmieren

#### Schlüssel nicht in falsche Hände geben



#### HINWEIS!

#### Gefahr durch fehlerhafte Programmierung!

Mit Hilfe des Schlüssels kann über die Schlüsselposition „P“ auf die Programmierfunktionen des Geräts zugegriffen werden. Eine für das Kühlgut ungeeignete Programmierung kann zu Schäden am Kühlgut führen.

- Die Programmierung von qualifiziertem Personal durchführen lassen.
- Nach der Programmierung den Schlüsselschalter auf Position „1“ drehen und den Schlüssel abziehen.
- Schlüssel gegen unbefugten Zugriff sichern.
- Das Gerät nicht in Schlüsselposition „P“ betreiben.



## 6.2.1 Solltemperatur

### 6.2.1.1 Funktion der Solltemperatur

Die Solltemperatur legt fest, bei welcher Temperatur das Gerät betrieben wird, um das Kühlgut unter optimalen Bedingungen zu lagern.

Die Solltemperatur des Geräts ist durch KIRSCH voreingestellt.



*Änderungen des Sollwerts verändern nicht die Temperaturwarngrenzen. Diese werden manuell angepasst*  
☞ Kapitel 6.2.1.2 „Solltemperatur anzeigen und ändern“ auf Seite 41.

### 6.2.1.2 Solltemperatur anzeigen und ändern

Änderungen nur durch qualifiziertes Personal



#### HINWEIS!

Die werksseitig eingestellten Werte für die Solltemperatur entsprechen den gültigen DIN-Normen. Unsachgemäße Änderung an der Solltemperatur und den Temperaturwarngrenzen können irreparable Schäden am Kühlgut herbeiführen.

### Solltemperatur anzeigen



→ Taste [Solltemperatur] drücken.

⇒ Die aktuelle Solltemperatur wird angezeigt.

## Solltemperatur ändern

1. ▶ Geräteschlüssel in Schlüsselschalter stecken.




### HINWEIS!

#### Gefahr durch fehlerhafte Programmierung!

Mit Hilfe des Schlüssels kann über die Schlüsselposition „P“ auf die Programmierfunktionen des Geräts zugegriffen werden. Eine für das Kühlgut ungeeignete Programmierung kann zu Schäden am Kühlgut führen.

- Die Programmierung von qualifiziertem Personal durchführen lassen.
- Nach der Programmierung den Schlüsselschalter auf Position „1“ drehen und den Schlüssel abziehen.
- Schlüssel gegen unbefugten Zugriff sichern.
- Das Gerät nicht in Schlüsselposition „P“ betreiben.

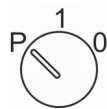


2. ▶ Geräteschlüssel auf Position „P“ drehen.



3. ▶ Taste [Solltemperatur] gedrückt halten.



4. ▶ Über die Taste [Min.] oder [Max.] den gewünschten Sollwert einstellen.

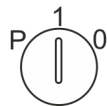

5. ▶ Geräteschlüssel auf Position „1“ drehen.

⇒ Das Gerät reguliert die Temperatur auf den angegebenen Sollwert.



### Temperaturverlauf beobachten!

Das Gerät erreicht den neuen Sollwert nicht unmittelbar nach der Änderung.

Den Temperaturverlauf am Display oder über eine optionale Temperaturdokumentation (z. B. KIRSCH-PC-KIT) beobachten.

6. ▶ Aktuelle Temperatur ablesen und den weiteren Temperaturverlauf beobachten, bis die Solltemperatur erreicht ist.



### **Folgen der geänderten Solltemperatur**

*Sobald die Solltemperatur erreicht ist, müssen die Temperaturwarngrenzen so eingestellt werden, dass die Solltemperatur ober- bzw. unterhalb der Solltemperatur liegen. Andernfalls wird der Temperaturalarm ausgelöst ☞ Kapitel 6.2.2.2 „Temperaturwarngrenzen anzeigen und ändern“ auf Seite 44.*

*Die eingestellte Solltemperatur wird automatisch gespeichert. Die Solltemperatur bleibt nach einem Stromausfall oder Abschalten des Geräts erhalten.*

- 7.** ➔ Wenn das Gerät die Solltemperatur erreicht hat, das Gerät beschicken.

## **6.2.2 Temperaturwarngrenzen**

### **6.2.2.1 Funktion der Temperaturwarngrenzen**

Die Temperaturwarngrenzen legen fest, welche Abweichung der Isttemperatur zur Solltemperatur durch das Gerät toleriert werden. Die Temperaturwarngrenzen sind gerätespezifisch. Sie sind an die Anforderung des Kühlguts anpassbar.

Die Werte für die Temperaturwarngrenzen sind werksseitig eingestellt und entsprechen den gültigen DIN-Normen für das Gerät.



### **Empfohlene Temperaturwarngrenzen**

*Die Temperaturwarngrenzen dürfen nicht der Solltemperatur entsprechen.*

*Die Temperaturgrenzen wie folgt einstellen:*

- *Obere Temperaturwarngrenze: mindestens 3 °C höher als die Solltemperatur*
- *Untere Temperaturwarngrenze: mindestens 3 °C tiefer als die Solltemperatur*



### **Empfohlene Temperaturwarngrenzen FROSTER**

*Um die ordnungsgemäße Funktionsweise des Geräts zu gewährleisten sind für FROSTER-Modelle die Temperaturwarngrenzen gemäß Tabelle ☞ „Temperaturwarngrenzen“ auf Seite 44 einzustellen.*

## Temperaturwarngrenzen

Tab. 6: Temperaturwarngrenzen LABEX® und FROSTER LABEX®

Modell	Untere Temperaturwarngrenze	Solltemperatur	Obere Temperaturwarngrenze
LABEX® 105 PRO-ACTIVE LABEX® 465 PRO-ACTIVE	+1 °C	+5 °C	+10 °C
LABEX® 288 PRO-ACTIVE LABEX® 340 PRO-ACTIVE LABEX® 468 PRO-ACTIVE LABEX® 520 PRO-ACTIVE LABEX® 720 PRO-ACTIVE LABEX® 288 ULTIMATE LABEX® 340 ULTIMATE LABEX® 468 ULTIMATE LABEX® 520 ULTIMATE LABEX® 720 ULTIMATE	+2 °C	+5 °C	+8 °C
FROSTER LABEX® 96 PRO-ACTIVE	-35 °C	-20 °C	-10 °C
FROSTER LABEX® 330 PRO-ACTIVE FROSTER LABEX® 530 PRO-ACTIVE FROSTER LABEX® 730 PRO-ACTIVE FROSTER LABEX® 330 ULTIMATE FROSTER LABEX® 530 ULTIMATE FROSTER LABEX® 730 ULTIMATE	-55 °C	-25 °C	-15 °C

### 6.2.2.2 Temperaturwarngrenzen anzeigen und ändern

#### Temperaturwarngrenzen anzeigen

##### Obere Temperaturwarngrenze



1. Taste [Temperaturwarnung max.] drücken.  
⇒ Die obere Temperaturwarngrenze wird im Display angezeigt.

##### Untere Temperaturwarngrenze



2. Taste [Temperaturwarnung min.] drücken.  
⇒ Die untere Temperaturwarngrenze wird im Display angezeigt.

## Temperaturwarngrenzen ändern



### Empfohlene Temperaturwarngrenzen


Die Temperaturwarngrenzen dürfen nicht der Solltemperatur entsprechen.

Die Temperaturgrenzen wie folgt einstellen:

- Obere Temperaturwarngrenze: mindestens 3 °C höher als die Solltemperatur
- Untere Temperaturwarngrenze: mindestens 3 °C tiefer als die Solltemperatur




### Empfohlene Temperaturwarngrenzen FROSTER

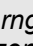Um die ordnungsgemäße Funktionsweise des Geräts zu gewährleisten sind für FROSTER-Modelle die Temperaturwarngrenzen gemäß Tabelle  „Temperaturwarngrenzen“ auf Seite 44 einzustellen.

**1.** → Geräteschlüssel in Schlüsselschalter stecken.

**2.** → Geräteschlüssel auf Position „P“ drehen.

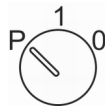

**3.** → Taste [Temperaturwarnung max.] drücken und gedrückt halten.



**4.** → Taste [Max.] so oft drücken, bis der Wert für die neue obere Temperaturwarngrenze erreicht ist.




**5.** → Taste [Min.] so oft drücken, bis der Wert für die neue untere Temperaturwarngrenze erreicht ist.



**6.** → Geräteschlüssel auf Position „1“ drehen.

⇒ Das Display zeigt die aktuelle Innenraumtemperatur.

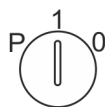


Die eingestellten Temperaturwarngrenzen werden automatisch gespeichert. Die Temperaturwarngrenzen bleiben nach einem Stromausfall oder Abschalten des Geräts erhalten.

## 7 Bedienung

 Personal:  ■ Anwender

### 7.1 Gerät einschalten

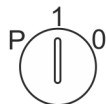

1. ➤ Schlüssel in Schlüsselschalter stecken.
2. ➤ Geräteschlüssel auf Position „1“ stellen.  
⇒ Das Display zeigt die Innenraumtemperatur an.
3. ➤ Schlüssel abziehen und vor unbefugtem Zugriff geschützt aufbewahren.
4. ➤ Solltemperatur prüfen oder gegebenenfalls einstellen  
☞ Kapitel 6.2.1.2 „Solltemperatur anzeigen und ändern“ auf Seite 41.



#### **Vorlaufzeit des Temperaturalarms!**

Der Temperaturalarm ist frühestens aktiv, sobald die Solltemperatur erreicht wurde, oder spätestens nach 2 Stunden Betrieb des Geräts.


5. ➤ Gerät beschicken, wenn die Solltemperatur erreicht ist.



#### **Tür öffnet schwergängig beim ersten Öffnen**

Durch das Abkühlen entsteht im Innenraum Unterdruck, wodurch sich die Tür beim ersten Öffnen möglicherweise nur mit erhöhter Kraft öffnen lässt.

### 7.2 Gerät ausschalten

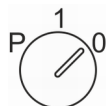

1. ➤ Geräteschlüssel in Schlüsselschalter stecken.
2. ➤ Geräteschlüssel auf Position „0“ drehen.  
⇒ Das Gerät geht in den Standbybetrieb und das Display zeigt 0FF.



#### **Beschicktes Gerät nur kurzfristig ausschalten!**

Um das Kühlgut zu schützen, das Gerät nur kurzfristig ausschalten.

Um das Gerät für einen längeren Zeitraum stillzulegen, vorgehen wie in ☞ Kapitel 4.2 „Gerät stilllegen“ auf Seite 36 dargestellt.

## 7.3 Temperaturspeicher abrufen/löschen

### Temperaturspeicher abrufen



Der Temperaturspeicher zeichnet die Temperatur ab dem Erreichen der Solltemperatur auf.

Ein Neustart des Geräts setzt den Temperaturspeicher zurück.



1. Taste *[Max.]* drücken.

⇒ Der Maximalwert des Temperaturspeichers wird angezeigt.



2. Taste *[Min.]* drücken.

⇒ Der Minimalwert des Temperaturspeichers wird angezeigt.

### Temperaturspeicher löschen



1. Taste *[Max.]* drücken und gedrückt halten.



2. Taste *[Reset]* drücken.

⇒ Das Display zeigt `- - -`.

Der Maximalwert des Temperaturspeichers ist gelöscht.



3. Taste *[Min.]* drücken und gedrückt halten.



4. Taste *[Reset]* drücken.

⇒ Das Display zeigt `- - -`.

Der Minimalwert des Temperaturspeichers ist gelöscht.

## 7.4 Superfrost-Funktion einschalten

Die untere Temperaturwarngrenze des Geräts ist auf den kleinsten Wert eingestellt ↪ Kapitel 6.2.2 „Temperaturwarngrenzen“ auf Seite 43.

### Superfrost einschalten



1. Taste *[Superfrost]* drücken.

⇒ Die LED-Anzeige  leuchtet.



Die Superfrost-Funktion läuft für 12 Stunden und wird automatisch beendet.

## Superfrost manuell beenden



2. ➤ Taste [Superfrost] erneut drücken.  
⇒ Die Superfrost-Funktion ist deaktiviert.
3. ➤ Untere Temperaturwarngrenze an die Solltemperatur anpassen ↪ Kapitel 6.2.2 „Temperaturwarngrenzen“ auf Seite 43.

## 7.5 Datenauslesung am Gerät mit PC-KIT-STICK

### Daten auf USB speichern

Der Kühlschrank verfügt über die Möglichkeit, die gespeicherten Daten auf einen handelsüblichen USB-Stick (max. 32 GB, formatiert im Format FAT 32) zu exportieren. Dabei wird eine .json-Datei auf dem Stick abgelegt, die dann über die unten beschriebene Vorgehensweise in KIRSCH-Datanet ab Version 5.0 importiert werden kann. Um die Daten auf den USB-Stick zu speichern ist folgende Vorgehensweise anzuwenden:



#### HINWEIS!

Der interne Temperaturspeicher zeichnet die Daten bis zu 90 Tage auf. Somit ist eine regelmäßige Auslesung der Daten notwendig um Datenlücken zu vermeiden. Wir empfehlen die Auslesung der Daten in regelmäßigem Intervall, z.B. wöchentlich oder monatlich.



#### HINWEIS!

Die Übertragung kann auch im ausgeschalteten Zustand (Standby) vorgenommen werden.

Nr.:	Anweisung	Display
1	USB-Stick einstecken	Warten bis folgende Anzeige erscheint:
		Der Regler ist bereit zur Übertragung der Daten (weiter mit 2.)
		Der USB-Stick ist voll. Bitte leeren oder anderen Stick verwenden.
		USB-Stick-Fehler beim Zugriff auf Dateisystem bzw. Fehler beim Initialisieren des Dateisystems. Bitte anderen Stick verwenden.



Nr.:	Anweisung	Display
		<p>USB-Stick-Fehler</p> <p>Datenauslesung fehlgeschlagen, Neuinitialisierung notwendig. Hierzu Gerät über Schlüsselschalter ausschalten, dann Gerät für 1 Minute vom Netz trennen. Im Anschluss Gerät wieder in Betrieb nehmen und Datenauslesung starten</p> 
2	 Start-Taste drücken	<p>Die Daten werden auf den USB-Stick kopiert.</p> <p>ACHTUNG: Während des Kopiervorgangs auf keinen Fall den USB-Stick entfernen (siehe 5.)! Daten sonst unlesbar/korrupt. Ggf. erst den Vorgang abbrechen (siehe 4.).</p>  
3		<p>Sobald alle Daten erfolgreich kopiert wurden erscheint die Meldung „rdy“. Der USB-Stick kann dann abgezogen werden.</p> 
4	 Abbruch mit Stop-Taste	<p>Falls gewünscht kann der Kopiervorgang mit der Stop-Taste abgebrochen werden. Sobald die Anzeige „rdy“ erscheint kann der USB-Stick entfernt werden. Die Daten sind dann unvollständig.</p> 
5	Fehlermeldung	<p>Wird der Stick während des Kopiervorgangs abgezogen, so erscheint diese Meldung für ca. 5 Sek. Danach erscheint wieder die normale Temperaturanzeige.</p> 

### Import der Daten in Kirsch Datenet


Verbindung aufbauen

Benutzername:

Passwort:

Server:

- KIRSCH-Datanet-Software Client öffnen und als Admin anmelden.

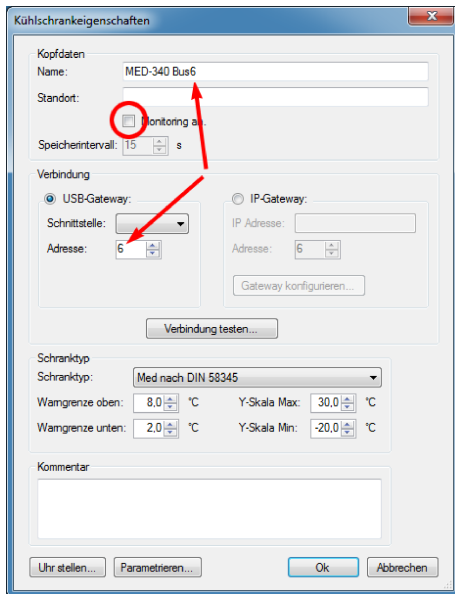


2. ➤ Neuen Kühlschrank über Menüpunkt „Verwaltung/Kühlschrank hinzufügen“ hinzufügen.
3. ➤ Es erscheint folgendes Fenster:
4. ➤ Name des Geräts und optional den Standort eintragen.
5. ➤ Haken bei „Monitoring an“ entfernen.
6. ➤ Falls mehrere Geräte verwaltet werden sollen USB-Export-Adresse einstellen.




### HINWEIS!

Jede Adresse kann nur einmal verwendet werden.


7. ➤ Schranktyp auswählen.
8. ➤ Mit „OK“ bestätigen.

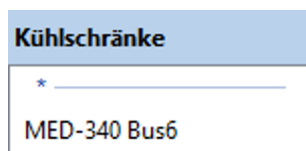


9. ➤ Das neu angelegte Gerät erscheint im linken Fenster „Kühlschränke“.
10. ➤ USB-Stick in USB-Port am Computer einstecken.

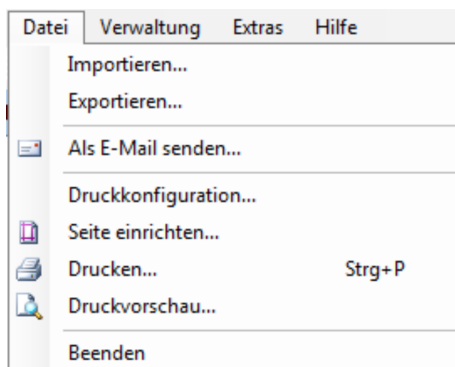

11. ➤ In der Software den Menüpunkt „Datei/Datei importieren“ auswählen.

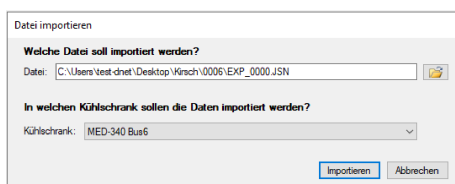

12. ➤ Über „Ordnersymbol“ die zu importierende .json-Datei vom USB-Stick auswählen.
13. ➤ Den gewünschten Kühlschrank auswählen.
14. ➤ „Importieren“ klicken um Daten zu importieren.

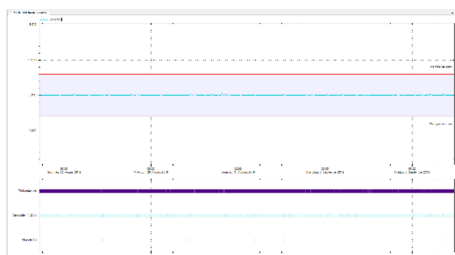

15. ➤ Die importierten Daten können über einen Doppelklick auf den gewünschten Kühlschrank angezeigt werden.

## 7.6 PC-KIT-NET einrichten (optional)

Tab. 7: Werkseinstellungen TCP/IP

IP-Adresse Gerät	192.168.0.101
Subnetzmaske	255.255.255.0
IP-Adresse Standard-Gateway	192.168.0.200



Falls mehrere Geräte in Betrieb genommen werden sollen, gilt:

Immer nur ein Gerät nach dem anderen mit dem Netzwerk verbinden und Netzwerkverbindung am PC abschließen.



Die IP-Adresse des Geräts und die IP-Adresse des Standard-Gateways müssen im gleichen Adressbereich konfiguriert werden:

IP-Adresse Gerät (Beispiel)	<u>180.160.15.1</u>
IP-Adresse Standard-Gateway (Beispiel)	<u>180.160.15.2</u>




Zur Temperaturüberwachung über das Netzwerk muss die Software KIRSCH-DATANET (Version 5.0 oder höher) installiert sein (vollständige Montage- und Anschlussanleitung liegt PC-KIT-NET bei).

### IP-Adresse am Gerät einrichten




Jedes Gerät benötigt eine eigene IP-Adresse, die in Ihrem lokalen Netzwerk noch nicht verwendet wird.


Werkseitig lautet die IP-Adresse: 192.168.0.101

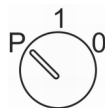



- ➔ Geräteschlüssel in Schlüsselschalter stecken.
- ➔ Geräteschlüssel auf „P“ stellen.
- ➔ [Max.] und [Min.] gleichzeitig für 4 Sekunden gedrückt halten.  
⇒ Das Display zeigt  an.
- ➔ Mit [Max.] oder [Min.] zur Ebene  navigieren und mit Set bestätigen.


## PC-KIT-NET einrichten (optional)


- 

**5.** ▶ Mit *[Min.]* den Parameter  auswählen.
- 

**6.** ▶ *[Solltemperatur]* gedrückt halten.  
⇒ Die ersten drei Stellen der IP-Adresse werden angezeigt.
- 

**7.** ▶ Mit *[Max.]* und *[Min.]* die angewählten Stellen der gewünschten IP-Adresse einstellen.  
⇒ Die Zahl verändert sich in der Anzeige jeweils in Einzelschritten.
- 

**8.** ▶ *[Solltemperatur]* loslassen.  
⇒ Die ersten drei Stellen der IP-Adresse sind eingegeben.
- 

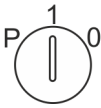
**9.** ▶ Mit *[Min.]* den nächsten Parameter  auswählen.
- 10.** ▶ *[Solltemperatur]* gedrückt halten.  
⇒ Die nächsten Stellen der IP-Adresse werden angezeigt.
- 11.** ▶ Auf den Ebenen L52 und L53 die Schritte 6 bis 10 wiederholen, bis die IP-Adresse des Geräts vollständig eingegeben ist.
- 


**12.** ▶ Schlüsselschalter auf „1“ stellen, um die Eingabe zu beenden.  
⇒ Die IP-Adresse des Geräts ist eingerichtet.


## Subnetzmaske am Gerät einrichten



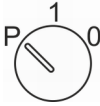

Werkseitig lautet die Subnetzmaske: 255.255.255.0

- 

**1.** ▶ Geräteschlüssel in Schlüsselschalter stecken.
- 2.** ▶ Geräteschlüssel auf „P“ stellen.
- 

**3.** ▶ *[Max.]* und *[Min.]* gleichzeitig für 4 Sekunden gedrückt halten.  
⇒ Das Display zeigt  an.
- 

**4.** ▶ Mit *[Max.]* und *[Min.]* zur Ebene  navigieren und mit Set bestätigen.
- 

**5.** ▶ Mit *[Min.]* den Parameter  auswählen.
- 

**6.** ▶ *[Solltemperatur]* gedrückt halten.  
⇒ Die ersten drei Stellen der Subnetzmaske werden angezeigt.



- 7.** Mit *[Max.]* und *[Min.]* die angewählten Stellen der gewünschten Subnetzmaske einstellen.  
 ⇒ Die Zahl verändert sich in der Anzeige jeweils in Einzerschritten.




- 8.** *[Solltemperatur]* loslassen.  
 ⇒ Die ersten drei Stellen der Subnetzmaske sind eingegeben.



- 9.** Mit *[Min.]* den nächsten Parameter  auswählen.

- 10.** *[Solltemperatur]* gedrückt halten.  
 ⇒ Die nächsten Stellen der Subnetzmaske werden angezeigt.

- 11.** Auf den Ebenen L57 und L58 die Schritte 6 bis 10 wiederholen, bis die Subnetzmaske vollständig eingegeben ist.

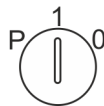


- 12.** Schlüsselschalter auf „1“ stellen, um die Eingabe zu beenden.  
 ⇒ Die Subnetzmaske ist eingerichtet.

## IP-Adresse des Standard-Gateway am Gerät einrichten



*Der Standard-Gateway jedes Geräts benötigt eine eigene IP-Adresse, die in Ihrem lokalen Netzwerk noch nicht verwendet wird.*

*Werksseitig lautet die IP-Adresse des Standard-Gateway: 192.168.0.200*

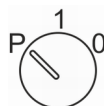

- 1.** Geräteschlüssel in Schlüsselschalter stecken.  
**2.** Geräteschlüssel auf „P“ stellen.



- 3.** *[Max.]* und *[Min.]* gleichzeitig für 4 Sekunden gedrückt halten.  
 ⇒ Das Display zeigt  an.



- 4.** Mit *[Max.]* und *[Min.]* zur Ebene  navigieren und mit Set bestätigen.



- 5.** Mit *[Min.]* den Parameter  auswählen.



- 6.** *[Solltemperatur]* gedrückt halten.  
 ⇒ Die ersten drei Stellen der IP-Adresse werden angezeigt.



**7.** ▶ Mit *[Max.]* und *[Min.]* die angewählten Stellen der gewünschten IP-Adresse einstellen.

⇒ Die Zahl verändert sich in der Anzeige jeweils in Einerschritten.



**8.** ▶ *[Solltemperatur]* loslassen.

⇒ Die ersten drei Stellen der IP-Adresse sind eingegeben.




**9.** ▶ Mit *[Min.]* den nächsten Parameter  auswählen.

**10.** ▶ *[Solltemperatur]* gedrückt halten.

⇒ Die nächsten Stellen der IP-Adresse werden angezeigt.

**11.** ▶ Auf den Ebenen L62 und L63 die Schritte 6 bis 10 wiederholen, bis die IP-Adresse des Standard-Gateway vollständig eingegeben ist.

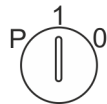

**12.** ▶ Schlüsselschalter auf „1“ stellen, um die Eingabe zu beenden.

⇒ Die IP-Adresse des Standard-Gateway ist eingerichtet.

## Gerät mit lokalem Netzwerk verbinden

Personal:  System-/Netzwerkadministrator (empfohlen)

Materialien:  Netzkabel (EIA/TIA-568-Standard), (im Lieferumfang von PC-KIT-NET enthalten)

### Voraussetzungen:

- Das TCP/IP-Modul ist installiert ( [☞ Kapitel 1.7 „Zusätzliche Gerätekomponenten“ auf Seite 20](#) und [☞ „Montage- und Anschlussanleitung – PC-KIT-STICK/PC-KIT-NET“](#)).
- Die Software KIRSCH-DATANET (Version 5.0 oder höher) ist auf dem lokalen PC oder im lokalen Netzwerk installiert.

**1.** ▶ Gerät ausschalten [☞ Kapitel 7.2 „Gerät ausschalten“ auf Seite 46](#).

**2.** ▶ Netzstecker abziehen.

**3.** ▶ Staubschutzkappe vom TCP/IP-Ausgang entfernen.

**4.** ▶ Netzkabel in den TCP/IP-Ausgang stecken.


**5.** ▶ Netzkabel mit der Netzwerkdose verbinden.

⇒ Das Gerät ist mit dem Netzwerk verbunden.

**6.** ▶ Netzstecker in Steckdose stecken.

**7.** ▶ Gerät einschalten [☞ Kapitel 7.1 „Gerät einschalten“ auf Seite 46](#).

## MAC-Adresse am Gerät auslesen

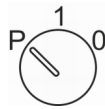

1. ➔ Geräteschlüssel in Schlüsselschalter stecken.
2. ➔ Geräteschlüssel auf „P“ stellen.
3. ➔ [Max.] und [Min.] gleichzeitig für 4 Sekunden gedrückt halten.  
⇒ Das Display zeigt `Adr` an.
4. ➔ Mit [Max.] und [Min.] zur Ebene `L5r` navigieren und mit Set bestätigen.


5. ➔ Mit [Min.] den Parameter `L70` auswählen.  
⇒ Die ersten Stellen der MAC-Adresse werden angezeigt.



Die ersten beiden angezeigten Stellen "00" gehören nicht zur MAC-Adresse.



6. ➔ Mit [Min.] den nächsten Parameter `L71` auswählen.  
⇒ Die nächsten Stellen der MAC-Adresse werden angezeigt.
7. ➔ Auf den Ebenen L72 bis L75 Schritt 5 wiederholen, bis die MAC-Adresse vollständig ausgelesen ist.

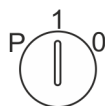

8. ➔ Schlüsselschalter auf „1“ stellen, um die Eingabe zu beenden.  
⇒ Die MAC-Adresse ist ausgelesen.

## 7.7 Gerät beschicken



### VORSICHT!

#### Gefahr für das Kühlgut durch Kontamination!

Ein verunreinigtes Gerät kann das gelagerte Kühlgut kontaminieren. Eine Kontamination kann das Kühlgut beschädigen oder zerstören.

- Bereits kontaminiertes Kühlgut nicht im Gerät lagern.
- Nach einer Kontamination das Gerät und das Kühlgut reinigen, desinfizieren und sterilisieren.
- Das Gerät gemäß dieser Gebrauchsanweisung im Betrieb reinigen, desinfizieren und sterilisieren.
- Die geltenden Anforderungen an die persönliche Hygiene, Desinfektion und Sterilisation beachten.

Während des Betriebs kann das Gerät jederzeit mit Kühlgut beschickt werden.

Wenn bei der Beschickung die Tür des Geräts für länger als 60 Sekunden geöffnet wird, löst der Tür-Offen-Alarm aus ↪ *Kapitel 10 „Alarmer“ auf Seite 63.*

Bei der Beschickung des Geräts Folgendes beachten:

- Sicherstellen, dass das Kühlgut der Zweckbestimmung des Geräts entspricht.
- Sicherstellen, dass kein infiziertes oder verunreinigtes Kühlgut eingelagert wird.
- Sicherstellen, dass das Kühlgut in geschlossenen Behältern gelagert wird.
- Die maximale Tragkraft der Drahtroste und Schubfächer beachten.
- Vor und während der Beschickung die geltenden Bestimmungen zur persönlichen Hygiene einhalten.
- Vor und während der Beschickung die sich aus der Art des Kühlguts ergebenden Sicherheitsbestimmungen einhalten.

### Gerät beschicken



#### **VORSICHT!**

#### **Verletzungsgefahr durch gebrochene Schubfächer oder Roste und herabfallendes Kühlgut nach Überladung!**

Die Tragfähigkeit der Roste und Schubfächer ist begrenzt. Wenn die Roste und Schubfächer überladen werden, können sie brechen. An den Bruchstellen besteht die Gefahr von Schnittverletzungen. Herabfallendes Kühlgut kann zu Prellungen führen.

- Die Schubfächer und Roste mit maximal 100 kg/m<sup>2</sup> beladen (entsprechend DIN 13277).
- Das Kühlgut in bruchsicheren Behältern lagern.
- Sicherstellen, dass das Kühlgut standsicher aufgestellt ist.

#### **Voraussetzungen:**

- Das Gerät ist in Betrieb genommen und die Solltemperatur ist erreicht.
  - Die Kühlkette des Kühlguts wurde gemäß den Angaben des jeweiligen Herstellers eingehalten.
1. ➤ Gerät mit Kühlgut beschicken.
  2. ➤ Wenn die Tür für mehr als 60 Sekunden offen steht, gegebenenfalls den Tür-Offen-Alarm deaktivieren.



## 8 Reinigung und Desinfektion

### Geeignete Desinfektionsmittel

Die in der folgenden Tabelle aufgeführten Desinfektionsmittel wurden werksseitig durch KIRSCH getestet.

Die Gebrauchsanweisung des jeweiligen Herstellers beachten.

Tab. 8: Desinfektionsmittel

Desinfektionsmittel	Hersteller
Incidin liquid	Ecolab Deutschland GmbH
Mikrozid AF liquid	Schülke & Mayr GmbH
BacilloI 30 Foam	Bode Chemie GmbH



#### **Andere Desinfektionsmittel nutzen**

Wenn andere als die genannten Desinfektionsmittel verwendet werden, diese vor der ersten Verwendung an einer unauffälligen Stelle testen.

Verwenden Sie nur säurefreie Desinfektionsmittel.

Im Zweifel KIRSCH kontaktieren.

### Gerät reinigen und desinfizieren

Schutzausrüstung: ■ Chemikalienbeständige Schutzhandschuhe



#### **VORSICHT!**

#### **Gefahr für das Kühlgut durch Kontamination!**

Ein verunreinigtes Gerät kann das gelagerte Kühlgut kontaminieren. Eine Kontamination kann das Kühlgut beschädigen oder zerstören.

- Bereits kontaminiertes Kühlgut nicht im Gerät lagern.
- Nach einer Kontamination das Gerät und das Kühlgut reinigen, desinfizieren und sterilisieren.
- Das Gerät gemäß dieser Gebrauchsanweisung im Betrieb reinigen, desinfizieren und sterilisieren.
- Die geltenden Anforderungen an die persönliche Hygiene, Desinfektion und Sterilisation beachten.

**VORSICHT!****Gefahr von Sachschäden durch unterbrochene Kühlkette bei Umlagerung!**

Wenn die Kühlkette des Kühlguts durch die Umlagerung unterbrochen wird, sind die vorgeschriebenen Lagerbedingungen nicht mehr erfüllt. Dadurch kann das Kühlgut beschädigt werden.

- Kühlgut bei Umlagerung nicht dem Licht aussetzen.
- Kühlgut bei Umlagerung nicht in Heizkörpernähe ablegen.
- Sicherstellen, dass das Kühlgut im Ersatzgerät gemäß den Angaben des jeweiligen Herstellers gelagert wird.

**Voraussetzungen:**

- Das Kühlgut ist umgelagert.
- Das Gerät ist ausgeschaltet (☞ Kapitel 7.2 „Gerät ausschalten“ auf Seite 46).

1. ➤ Schubfächer und Roste entnehmen.

**HINWEIS!****Gefahr von Sachschaden an der Elektrik durch ungeeignete Reinigungsmittel!**

Im Gerät sind empfindliche elektrische Bauteile verbaut. Wenn die elektrischen Bauteile mit ungeeignetem Reinigungsmittel in Berührung kommen, kann dies zum Funktionsverlust des Geräts führen.

- Sand- und säurefreie Reinigungsmittel verwenden.
- Keine chemischen Lösungsmittel verwenden.
- Reinigungsmittel nicht in Kontakt mit elektrischen Bauteilen bringen.

2. ➤ Innenraum mit warmem Wasser reinigen, trocknen und anschließend mit einem geeigneten Desinfektionsmittel desinfizieren (☞ „Desinfektionsmittel“ auf Seite 57).

**HINWEIS!****Gefahr der elektrostatische Aufladung des Geräteinnenraums**

Durch Reibung wird das Innere des Geräts elektrostatisch aufgeladen. Diese Aufladung kann im schlimmsten Fall eine Explosion im Innenraum verursachen.

- Glasflächen nur Lufttrocknen nicht abreiben.
- Keine Hilfsmittel zur Trocknung verwenden.

3. ➤ Schubfächer und Roste mit Handspülmittel reinigen, trocknen und mit einem geeigneten Desinfektionsmittel desinfizieren (☞ „Desinfektionsmittel“ auf Seite 57).

4. ➤ Schubfächer und Drahtroste wieder einsetzen.
5. ➤ Türdichtung nur mit klarem Wasser abwischen und gründlich trocken reiben.
6. ➤ Gerät einschalten ↪ *Kapitel 7.1 „Gerät einschalten“ auf Seite 46.*

### Gehäuse reinigen

#### Lackiertes Gehäuse

- Gehäuse mit Lackreinigungs- und Pflegemittel behandeln.

#### Edelstahl-Gehäuse

- Gehäuse mit Edelstahl-Reinigungs- und Pflegemittel behandeln.

## 9 Wartung

Intervall	Wartungsarbeit
spätestens alle 6 Monate	Verflüssiger prüfen ↪ Kapitel 9.1 „Sicherheitstechnische Kontrolle“ auf Seite 60.

### 9.1 Sicherheitstechnische Kontrolle



#### **Sicherheitstechnische Kontrolle alle 2 Jahre durchführen!**

Das Gerät sollte vom Betreiber gemäß DGUV-Vorschrift 3 (ehemals BGV A3) geprüft werden.

Das Gerät in regelmäßigen Abständen einer sicherheitstechnischen Kontrolle unterziehen, wenigstens jedoch alle zwei Jahre.



#### **HINWEIS!**

Zur Sicherstellung des ESD- Ableitwiderstands des gesamten Geräts ist zwingend eine VDE- Ableitwiderstandsmessung durchzuführen. Die Erdungsschraube für diese Messung befindet sich an der Kühlschranktür und ist mit dem Erdungssymbol gekennzeichnet.

#### **Inhalt der sicherheitstechnischen Kontrolle**

Die sicherheitstechnische Kontrolle durch den Betreiber beinhaltet folgende Einzelprüfungen und ihre Dokumentation:

- 1 - Sichtprüfung
- 2 - Funktionsprüfung
- 3 - Temperaturprüfung
- 4 - Temperaturalarmprüfung
- 5 - Prüfung des Verflüssigers



#### **HINWEIS!**

Sollten Zweifel am ordnungsgemäßen Zustand des Geräts bestehen, Gerät sofort aus dem Verkehr nehmen. Um unbeabsichtigten Gebrauch zu verhindern, Gerät entsprechend kennzeichnen. Service verständigen ↪ „Servicekontakt“ auf Seite 4.

## Sichtprüfung

1. ➤ Gesamtes Gerät auf Vollständigkeit, richtigen Aufbau und Beschädigungen prüfen.
2. ➤ Folgende Teile des Geräts im Einzelnen auf Beschädigungen prüfen:
  - Türabdrücker
  - Innenraum
  - Türdichtung
3. ➤ Wenn Beschädigungen vorhanden sind und die Funktionalität nicht gewährleistet ist, Gerät außer Betrieb nehmen und Service verständigen ☞ „Servicekontakt“ auf Seite 4.

## Funktion prüfen


- Folgende Teile des Geräts auf ihre Funktionstüchtigkeit prüfen:
- Türabdrücker

## Temperatur prüfen

Werkzeug: ■ geeichtes Temperaturmessgerät


1. ➤ Fühler des Messgeräts puffern, um Kühlgut zu simulieren.
2. ➤ Messfühler in Innenraum auf mittlerer Höhe anbringen.
3. ➤ Temperatur nach 120 Minuten ablesen.
4. ➤ Gerät nach der Überprüfung reinigen und desinfizieren ☞ Kapitel 8 „Reinigung und Desinfektion“ auf Seite 57.

## Temperaturalarm prüfen

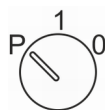

1. ➤ Geräteschlüssel auf Position „P“ drehen.
2. ➤ Tasten [Temperaturwarnung max.] und [Temperaturwarnung min.] gleichzeitig drücken und für ca. 4 Sekunden gedrückt halten.
  - ⇒ Im Display wird ein blinkender Dezimalpunkt (  ) angezeigt.
  - Die Testfunktion startet, die elektronische Verzögerung ist für 10 Minuten ausgeschaltet.
3. ➤ Überwachungsfühler ( ☞ Kapitel 1.5.7 „Temperaturfühler“ auf Seite 19) anwärmen (beispielsweise mit den Fingern).
4. ➤ Warten, bis Warngrenze überschritten wird und der Summer ertönt.
  - ⇒ Das Display zeigt abwechselnd die aktuelle Temperatur und die Fehlermeldung an.

5. ▶ Überwachungsfühler abkühlen (beispielsweise mit Kältespray).
6. ▶ Warten, bis Warngrenze überschritten wird und der Summer ertönt.
  - ⇒ Das Display zeigt abwechselnd die aktuelle Temperatur und beide Fehlermeldungen (oberer und unterer Temperaturalarm) an.

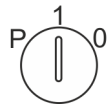

7. ▶ Geräteschlüssel auf Position „1“ drehen.
  - ⇒ Die Testfunktion ist beendet, die elektronische Verzögerung ist wieder eingeschaltet.  
Das Display zeigt die aktuelle Temperatur des Kühlguts an.



*Die Testfunktion wird nach Ablauf von 10 Minuten automatisch beendet.*

8. ▶ Gerät nach der Überprüfung reinigen und desinfizieren  
↪ Kapitel 8 „Reinigung und Desinfektion“ auf Seite 57.

## Verflüssiger prüfen

Den Verflüssiger (Abb. 6) spätestens alle 6 Monate entstauben, um die Leistung der Kältemaschine nicht zu beeinflussen.

### Voraussetzung:

- Die Rückseite des Geräts ist zugänglich.
1. ▶ Den Verflüssiger abstauben (beispielsweise mit einer Bürste oder einem Staubsauger).
  2. ▶ Den Verflüssiger auf sichtbare Beschädigungen und Abnutzungen prüfen.

## 10 Alarmer

### 10.1 Alarmfunktionen

#### Alarmfunktionen

Wenn eine Funktion des Geräts fehlerhaft oder defekt ist, wird ein Alarm ausgelöst.

Jeder Alarm wird sowohl optisch als auch akustisch angezeigt.

Das Display zeigt abwechselnd den optischen Alarm und die Temperatur an. Die Meldung wird so lange angezeigt, bis der Alarm quittiert wird. Das Quittieren des Alarms behebt den Fehler nicht.

Der akustische Alarm wird als Alarmton (im Folgenden „Summer“) ausgegeben.




Das Gerät verfügt über folgende Alarmfunktionen:





- Temperaturalarm
- Tür-Offen-Alarm
- Stromausfallwarnung
- Alarm bei defekter Anzeige- und Bedieneinheit

Abhängig von der Ursache des ausgelösten Alarms sind folgende Maßnahmen erforderlich:

- 1 - Summer deaktivieren ↪ „Summer deaktivieren“ auf Seite 64
- 2 - Alarm quittieren ↪ „Alarm quittieren“ auf Seite 65
- 3 - Service informieren ↪ „Servicekontakt“ auf Seite 4

Tab. 9: Alarmfunktionen (Übersicht)

Alarmfunktion	Display	Summer	Ursache	Maßnahmen
Temperaturalarm		✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Die Temperaturwarngrenze wurden überschritten.</li> <li>■ Der Fernwarnkontakt hat ausgelöst.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Summer deaktivieren.</li> <li>■ Ursache ermitteln und beheben.</li> </ul>
		✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Die Temperaturwarngrenze wurden unterschritten.</li> <li>■ Der Fernwarnkontakt hat ausgelöst.</li> </ul>	
Tür-Offen-Warnung		✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Die Tür ist länger als 60 Sekunden geöffnet.</li> <li>■ Der Tür-Offen-Warnung wird nicht über den Fernwarnkontakt weitergeleitet.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Summer deaktivieren.</li> <li>■ Tür schließen.</li> </ul>

Alarmfunktion	Display	Summer	Ursache	Maßnahmen
Tür-Offen-Alarm		✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Tür ist länger als 180 Sekunden geöffnet.</li> <li>Der Tür-Offen-Alarm wird über den Fernwarnkontakt weitergeleitet.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Summer deaktivieren.</li> <li>Tür schließen.</li> </ul>
Stromausfallwarnung		✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Stromversorgung des Geräts ist ausgefallen.</li> <li>Der Fernwarnkontakt hat ausgelöst.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Summer deaktivieren.</li> <li>Ursache für den Stromausfall ermitteln und beheben.</li> <li>Die Überwachungseinheit bleibt für ca. 30 Stunden in Betrieb.</li> <li>Alarm quittieren.</li> </ul>
Alarm bei defektem Akku		✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Stromversorgung der Temperaturdokumentation ist ausgefallen.</li> <li>Die Alarmfunktion ist ausgefallen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Service informieren.</li> <li>Akku tauschen ↪ „Servicekontakt“ auf Seite 4.</li> </ul>
Alarm bei defekter Anzeige- und Bedieneinheit	<p>PRO-ACTIVE</p>  <p>ULTIMATE</p> <p>Display bleibt dunkel</p>	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Anzeige- und Bedieneinheit ist defekt.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Netzstecker ziehen.</li> <li>Service informieren ↪ „Servicekontakt“ auf Seite 4.</li> </ul>

## 10.2 Umgang mit Alarmen

### Summer deaktivieren

Der Summer ertönt.



1. ➤ Taste *[Reset]* drücken.  
⇒ Der Summer ist deaktiviert.
2. ➤ Ursache des Alarms ermitteln und beheben.

Andernfalls ertönt der Summer nach jeweils 30 Minuten erneut.



## Alarm quittieren

Der Summer ist deaktiviert, die Alarmursache behoben, aber der Alarm wird weiterhin auf dem Display angezeigt.



Taste *[Reset]* drücken.

⇒ Der Alarm ist quittiert. Das Display zeigt die Temperatur des Kühlguts an.

## 11 Statusanzeigen und Fehlermeldungen




### 11.1 Statusanzeigen

Statusanzeigen sind Hinweise zur Information des Anwenders (beispielsweise auf eine laufende Abtauung).

Bei einer Statusanzeige erfolgt kein akustisches Signal (im Folgenden „Summer“).

Eine Statusanzeige erfordert keine unmittelbare Aktion durch den Anwender.

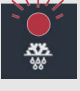Tab. 10: Statusanzeigen

Display	Summer	Beschreibung	Maßnahme	Geräte-schlüssel
	–	LED-Anzeige [Abtauung] leuchtet: ■ Der Abtauvorgang ist aktiv.	–	–
	–	LED-Anzeige [Alarm] leuchtet: ■ Ein oder mehrere Alarme wurden ausgelöst (Sammelalarm).	–	–
	–	Standby-Anzeige: ■ Das Gerät ist am Strom angeschlossen und der Schlüsselschalter steht auf Position „0“.	■ Schlüsselschalter auf Position „1“ drehen, um das Gerät einzuschalten.	✓

### 11.2 Fehlermeldungen

#### Nicht selbst reparieren



#### WARNUNG!

#### Gefahr durch unsachgemäße Reparatur oder Änderungen!

Durch unsachgemäße Reparaturen und Änderungen können erhebliche Personenschäden (z. B. Stromschläge) oder Sachschäden (z. B. Feuer, Schäden am Kühlgut) entstehen.

- Reparaturen durch den Service durchführen lassen.
- Ersatzteile von KIRSCH verwenden.
- Keine eigenmächtigen An- und Umbauten am Gerät vornehmen.
- Im Zweifelsfall KIRSCH kontaktieren.

## Kühlgut umlagern



### HINWEIS!

#### **Gefahr für das Kühlgut durch ein defektes oder gestörtes Gerät!**

Durch einen Defekt oder eine Störung des Geräts ist die Kühlleistung nicht mehr gewährleistet. Verminderte Kühlleistung kann zu erheblichen Schäden am Kühlgut führen.

- Alternativen Lagerort für das Kühlgut wählen.
- Betriebs- und Lagerbedingungen sicherstellen.
- Kühlgut umlagern.

## Auftreten von Fehlermeldungen

Fehlermeldungen zeigen eine Fehlfunktion des Geräts an.

Fehlermeldungen erscheinen abwechselnd zur Temperaturanzeige auf dem Display.

Bei mehr als einem Fehler werden die Fehler nacheinander auf dem Display angezeigt.

Zusätzlich zur Anzeige auf dem Display ertönt der Summer, der den Fehler meldet.

Das Gerät zeigt folgende Fehler optisch und akustisch an:

- Gerätefehler
- Softwarefehler

Bei auftretenden Fehlermeldungen vorgehen wie im Folgenden beschrieben:

## Vorgehensweise bei Fehlermeldungen

1. ➤ Summer deaktivieren.
2. ➤ Fehleranzeige gemäß Tabelle ( [↪ Kapitel 11 „Statusanzeigen und Fehlermeldungen“ auf Seite 66](#)) bewerten.
3. ➤ Empfohlene Maßnahmen durchführen.
4. ➤ Alarmmeldung quittieren.



### HINWEIS!

#### Für Reparaturen den Service verständigen:

Folgende Firma ist durch KIRSCH mit dem Service für das Gerät beauftragt und autorisiert: ☎ „Servicekontakt“ auf Seite 4



### VORSICHT!

#### Gefahr von Sachschäden durch unterbrochene Kühlkette bei Umlagerung!

Wenn die Kühlkette des Kühlguts durch die Umlagerung unterbrochen wird, sind die vorgeschriebenen Lagerbedingungen nicht mehr erfüllt. Dadurch kann das Kühlgut beschädigt werden.

- Kühlgut bei Umlagerung nicht dem Licht aussetzen.
- Kühlgut bei Umlagerung nicht in Heizkörpernähe ablegen.
- Sicherstellen, dass das Kühlgut im Ersatzgerät gemäß den Angaben des jeweiligen Herstellers gelagert wird.






### HINWEIS!








#### Bedeutung von "X" für Fehler- und Statusmeldungen







X wird nicht im Display angezeigt.


- Stattdessen steht dort eine Ziffer, die das entsprechende Bauteil bezeichnet.

Tab. 11: Fehlermeldungen des Geräts







Display	Summer	Beschreibung	Maßnahme
	✓	Fühler X: ■ Fehler oder Kurzschluss des entsprechenden Fühlers. ■ Der Kälteregler arbeitet im Notprogramm.	■ Service verständigen.
	✓	Fühler X: ■ Fehler oder Bruch des entsprechenden Fühlers. ■ Kälteregler arbeitet im Notprogramm.	■ Service verständigen.
	✓	Lüfter X: ■ Drehzahl des entsprechenden Lüfters zu gering. ■ Die Temperatur des Kühlguts kann schwanken.	■ Kühlgut umlagern. ■ Service verständigen.

Display	Summer	Beschreibung	Maßnahme
	✓	<p>Lüfter X:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Drehzahl des entsprechenden Lüfters zu hoch.</li> <li>■ Die Temperatur des Kühlguts kann schwanken.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kühlgut umlagern.</li> <li>■ Service verständigen.</li> </ul>
	✓	<p>Lüfter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lüfter erreicht nach Geräteeustart nicht die erforderliche Mindestdrehzahl.</li> <li>■ Die Temperatur des Kühlguts kann schwanken.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kühlgut umlagern.</li> <li>■ Service verständigen.</li> </ul>
	✓	<p>Lüfter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Drehzahlen der Lüfter weichen zu stark voneinander ab.</li> <li>■ Die Temperatur des Kühlguts kann schwanken.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kühlgut umlagern.</li> <li>■ Service verständigen.</li> </ul>
	✓	<p>Relais X:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Defekt des entsprechenden Relais.</li> <li>■ Die Temperatur des Kühlguts kann schwanken.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kühlgut umlagern.</li> <li>■ Service verständigen.</li> </ul>
	✓	<p>Relais X:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Defekt des entsprechenden Relais.</li> <li>■ Die Temperatur des Kühlguts kann schwanken.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kühlgut umlagern.</li> <li>■ Service verständigen.</li> </ul>
	✓	<p>Synchronisationsfehler:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Synchronisationsfehler zwischen Bedienteil und Überwachungskreis.</li> <li>■ Keine gesicherte Funktion des Kühlreglers.</li> </ul>	<p>PRO-ACTIVE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Schlüsselschalter auf 0 stellen.</li> <li>■ Netzstecker ziehen und wieder einschalten ↪ <i>Kapitel 7.1 „Gerät einschalten“ auf Seite 46.</i></li> </ul> <p>ULTIMATE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Herunterfahren ↪ <i>Kapitel 7.2 „Gerät ausschalten“ auf Seite 46</i></li> <li>■ Netzstecker ziehen und wieder einschalten ↪ <i>Kapitel 7.1 „Gerät einschalten“ auf Seite 46.</i></li> </ul>
	✓	<p>Verbindungsproblem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Synchronisationsfehler zwischen Bedienteil und Überwachungskreis.</li> <li>■ Keine gesicherte Funktion des Kühlreglers.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kühlgut umlagern.</li> <li>■ Service verständigen.</li> </ul>

Display	Summer	Beschreibung	Maßnahme
	✓	<b>Steuerungsfehler:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fehler bei Selbsttest im Kühlregler.</li> <li>■ Der Überwachungskreis übernimmt die Temperaturkontrolle.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Service verständigen.</li> </ul>
	✓	<b>Tür-Offen-Warnung:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tür ist länger als 60 Sekunden geöffnet.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tür schließen.</li> </ul>
	✓	<b>Tür-Offen-Alarm:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tür ist länger als 180 Sekunden geöffnet.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tür schließen.</li> </ul>
	✓	<b>Akku defekt:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Akku muss getauscht werden.</li> <li>■ Die Temperaturdokumentation und Alarmierung bei Stromausfall fällt aus.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Alarm ausschalten.</li> <li>■ Service informieren.</li> <li>■ Akku tauschen ↪ „Servicekontakt“ auf Seite 4.</li> </ul>
	✓	<b>Stromausfall:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Gerät kühlt nicht.</li> <li>■ Alarm ist aktiv.</li> <li>■ Der Fernwarnkontakt wird ausgelöst.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Stromversorgung überprüfen.</li> </ul>
	✓	<b>Temperaturalarm (hoch):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Die obere Temperaturwarngrenze ist erreicht oder überschritten (beispielsweise durch sehr warmes Kühlgut oder zu lange geöffnete Tür).</li> </ul> <p>Die Displayanzeige (Mittelwert) kann jedoch noch unter der Temperaturwarngrenze sein. Im Display wird im Wechsel der Mittelwert und die Temperatur am wärmsten Punkt angezeigt.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Temperaturwarngrenze abrufen und prüfen ↪ Kapitel 6.2.2.2 „Temperaturwarngrenzen anzeigen und ändern“ auf Seite 44.</li> <li>■ Falls nötig, Werte der Temperaturwarngrenzen korrigieren.</li> <li>■ Temperaturverlauf beobachten.</li> <li>■ Falls keine Normalisierung eintritt, den Service verständigen.</li> <li>■ Kühlgut umlagern.</li> </ul>

Display	Summer	Beschreibung	Maßnahme
	✓	<p>Temperaturalarm (tief)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Die untere Temperaturwarngrenze ist erreicht oder überschritten (beispielsweise nach längerem Öffnen der Tür, wenn die Kältemaschine das Gerät herunterkühlt). Die Displayanzeige (Mittelwert) kann jedoch noch über der Temperaturwarngrenze sein. Im Display wird im Wechsel der Mittelwert und die Temperatur am kältesten Punkt angezeigt.</li> <li>Sicherheitseinrichtung spricht an, Überwachungskreis hat Kältemaschine abgeschaltet.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Temperaturwarngrenze abrufen und prüfen ↪ Kapitel 6.2.2.2 „Temperaturwarngrenzen anzeigen und ändern“ auf Seite 44.</li> <li>Falls nötig, Werte der Temperaturwarngrenzen korrigieren.</li> <li>Temperaturverlauf beobachten.</li> <li>Falls keine Normalisierung eintritt, den Service verständigen.</li> <li>Kühlgut umlagern.</li> </ul>

Tab. 12: Fehlermeldungen und Statusanzeigen des PC-KIT-STICK

Display	Summer	Beschreibung	Maßnahme
	–	<p>Statusanzeige:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kopiervorgang läuft.</li> <li>XX steht für den prozentualen Fortschritt des Kopiervorgangs.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>USB-Stick nicht entfernen.</li> </ul>
	–	<p>Statusanzeige:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kopiervorgang ist abgeschlossen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>USB-Stick entfernen.</li> </ul>
	–	<p>Statusanzeige:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Speicher des USB-Sticks ist voll.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>USB-Stick mit ausreichend Speicherkapazität verwenden.</li> </ul>
	–	<p>Fehlermeldung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>USB-Stick-Fehler beim Zugriff auf Dateisystem bzw. Fehler beim Initialisieren des Dateisystems.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bitte anderen Stick verwenden</li> </ul>
	–	<p>Fehlermeldung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Datenauslesung fehlgeschlagen, Neuinitialisierung notwendig.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gerät über Schlüsselschalter ausschalten, dann Gerät für 1 Minute vom Netz trennen.</li> <li>Im Anschluss Gerät wieder in Betrieb nehmen und Datenauslesung starten.</li> </ul>
	–	<p>Fehlermeldung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>USB-Stick wurde im laufenden Kopiervorgang entfernt.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>USB-Stick entfernen und nach 1 Minute erneut versuchen.</li> </ul>

## 12 Außerbetriebnahme und Entsorgung

### 12.1 Gerät außer Betrieb nehmen

#### Außerbetriebnahme

1. ▶ Gerät ausschalten.
2. ▶ Kühlgut umlagern.
3. ▶ Netzstecker ziehen.
4. ▶ Anschlusskabel durchtrennen.
5. ▶ Schlösser entfernen oder zerstören.
6. ▶ Tür abmontieren.

### 12.2 Gerät entsorgen

#### Akku entsorgen



#### UMWELT!

#### Gefahr für die Umwelt durch falsche Entsorgung des Akkus!

Wenn der Akku einzeln entsorgt wird, wie folgt vorgehen:

- Akku nicht beschädigen, verbrennen oder kurzschließen.
- Den Akku entsprechend den regionalen Vorschriften entsorgen.
- Im Zweifel Auskunft zur umweltgerechten Entsorgung bei der örtlichen Kommunalbehörde oder speziellen Entsorgungsfachbetrieben einholen.



### Gerät entsorgen



#### **UMWELT!**

#### **Gefahr für die Umwelt durch falsche Entsorgung des Geräts!**

Bei falschem Umgang mit umweltgefährdenden Stoffen, insbesondere bei falscher Entsorgung, können erhebliche Schäden für die Umwelt entstehen.

- Die Kältemaschine nicht selbstständig ausbauen und entsorgen.
- Wenn umweltgefährdende Stoffe (beispielsweise Kältemittel) versehentlich in die Umwelt gelangen, sofort geeignete Maßnahmen ergreifen. Im Zweifel die zuständige Kommunalbehörde über den Schaden informieren und geeignete zu ergreifende Maßnahmen erfragen.
- Das Gerät entsprechend den regionalen Vorschriften für Elektro- und Elektronikgeräte entsorgen.
- Im Zweifel Auskunft zur umweltgerechten Entsorgung bei der örtlichen Kommunalbehörde oder speziellen Entsorgungsfachbetrieben einholen.

## 13 Anhang

Im Anhang befinden sich je nach Modell folgende mitgeltende Dokumente:

- Konformitätserklärung
- Technische Daten
- Einbauzeichnung

## 13.1 Konformitätserklärung

### EG-Konformitätserklärung



Wir,

Philipp Kirsch GmbH  
Im Lossenfeld 14  
77731 Willstätt-Sand  
Deutschland

erklären hiermit in alleiniger Verantwortung, dass die nachfolgend beschriebenen Produkte zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens die Schutzanforderungen der unten genannten Richtlinien und Normen einhalten.

Fabrikat	Geräteart	Typ	Fabriknummern ab Fabrik-Nr.
KIRSCH	Kühlschrank	LABEX®105 PRO-ACTIVE	100 31 35000
KIRSCH	Kühlschrank	LABEX®105 PRO-ACTIVE	100 06 25000
KIRSCH	Kühlschrank	LABEX®288 PRO-ACTIVE	280 33 25000
KIRSCH	Kühlschrank	LABEX®288 PRO-ACTIVE	280 14 25000
KIRSCH	Kühlschrank	LABEX®340 PRO-ACTIVE	330 33 25000
KIRSCH	Kühlschrank	LABEX®340 PRO-ACTIVE	330 13 25000
KIRSCH	Kühlschrank	LABEX®465 PRO-ACTIVE	460 32 35000
KIRSCH	Kühlschrank	LABEX®468 PRO-ACTIVE	460 33 35000
KIRSCH	Kühlschrank	LABEX®468 PRO-ACTIVE	460 07 25000
KIRSCH	Kühlschrank	LABEX®520 PRO-ACTIVE	500 41 25000
KIRSCH	Kühlschrank	LABEX®520 PRO-ACTIVE	500 19 25000
KIRSCH	Kühlschrank	LABEX®720 PRO-ACTIVE	700 38 25000
KIRSCH	Kühlschrank	LABEX®720 PRO-ACTIVE	700 19 25000
KIRSCH	Kühlschrank	LABEX®288 ULTIMATE	280 72 25000
KIRSCH	Kühlschrank	LABEX®288 ULTIMATE	280 82 25000
KIRSCH	Kühlschrank	LABEX®340 ULTIMATE	340 72 25000
KIRSCH	Kühlschrank	LABEX®340 ULTIMATE	340 82 25000
KIRSCH	Kühlschrank	LABEX®468 ULTIMATE	460 72 35000
KIRSCH	Kühlschrank	LABEX®468 ULTIMATE	460 82 25000
KIRSCH	Kühlschrank	LABEX®520 ULTIMATE	500 73 25000
KIRSCH	Kühlschrank	LABEX®520 ULTIMATE	500 83 25000
KIRSCH	Kühlschrank	LABEX®720 ULTIMATE	700 73 25000
KIRSCH	Kühlschrank	LABEX®720 ULTIMATE	700 83 25000
KIRSCH	Gefrierschrank	FROSTER LABEX®96 PRO-ACTIVE	095 31 25000
KIRSCH	Gefrierschrank	FROSTER LABEX®96 PRO-ACTIVE	095 05 25000
KIRSCH	Gefrierschrank	FROSTER LABEX®330 PRO-ACTIVE	320 18 25000
KIRSCH	Gefrierschrank	FROSTER LABEX®530 PRO-ACTIVE	500 18 25000
KIRSCH	Gefrierschrank	FROSTER LABEX®730 PRO-ACTIVE	700 18 25000
KIRSCH	Gefrierschrank	FROSTER LABEX®330 ULTIMATE	320 81 25000
KIRSCH	Gefrierschrank	FROSTER LABEX®530 ULTIMATE	500 85 25000
KIRSCH	Gefrierschrank	FROSTER LABEX®730 ULTIMATE	700 85 25000

#### Richtlinien:

RoHS-Richtlinie 2011/65/EG  
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU  
Elektromagnetische Verträglichkeit 2014/30/EU  
Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

#### Normen:

DIN EN ISO 9001:2015  
DIN 13277:2022-05 (Ab: 10.2022)

#### Harmonisierte Normen:

EN 61010-1:2010+A1:2019  
EN 61010-2-11:2017  
EN 60601-1-2:2015 +A1:2021  
IEC 60601-1-2:2014+A1:2020  
EN/IEC 61000-3-2:2019  
EN/IEC 61000-3-3:2013+A1:2019



Willstätt, 28.04.2023  
Dr. Jochen Kopitzke  
Geschäftsführer



## 13.2 Technische Daten


	LABEX® 105 PRO-ACTIVE	LABEX® 288 PRO-ACTIVE/ ULTIMATE*	LABEX® 340 PRO-ACTIVE/ ULTIMATE*	LABEX® 465**/468 PRO-ACTIVE/ ULTIMATE*	LABEX® 520 PRO-ACTIVE/ ULTIMATE*
<b>Kühlinhalt in Liter</b>	95	280	330	460	500
<b>Temperatureinstellung ca. in °C</b>	+2 bis +15	+0 bis +15	+0 bis +15	+0 bis +15	+0 bis +15
<b>Spannung in V</b>	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
<b>Frequenz in Hz</b>	50/60	50	50	50/60	50
<b>Kältemittelmenge in Gramm</b>	43	30	40	80	90
<b>Leistungsaufnahme in Watt</b>	30	100	128	80 70**	234
<b>Normalverbrauch in kWh/24</b>	0,344	0,76	0,78	0,81 0,76**	1,2
<b>Zul. Umgebungstemperatur in °C</b>	+10 bis +38	+10 bis +38	+10 bis +38	+10 bis +38	+10 bis +38
<b>Angabe des Temperaturanstiegs im Inneren bei Netzausfall in Minuten bei 25°C Umgebungstemperatur</b>	37	52	36		
<b>Temperaturhomogenität bei Referenzumgebungstemperatur von 25°C in K</b>					
<b>Temperaturkonstanz bei Referenzumgebungstemperatur von 25°C in K</b>					
<b>Außenmaße einschl. Wandabstand (BxTxH) in cm</b>	54 x 54 x 82	67x72x132	67 x 66 x 189	74 x 77,5 x 189 74x 76x 176**	77 x 76 x 195,5
<b>Nutzungsmaß (BxTxH) in cm</b>	43 x 36 x 43	52,7 x 39 x 92 (Nutztiefe unten 15 cm geringer)	52,7 x 39 x 116	59 x 50 x 116 57 x 43 x 122**	59 x 45 x 129
<b>Außenmaße bei 90° geöffneter Tür (BxT) in cm</b>	54 x 106	67 x 130	67 x 124	74 x 140 74 x 142**	77 x 144

	LABEX® 105 PRO-ACTIVE	LABEX® 288 PRO-ACTIVE/ ULTIMATE*	LABEX® 340 PRO-ACTIVE/ ULTIMATE*	LABEX® 465**/468 PRO-ACTIVE/ ULTIMATE*	LABEX® 520 PRO-ACTIVE/ ULTIMATE*
Rostgröße (BxT) in cm	43 x 36	52,7 x 39	52,7 x 39	59 x 50	59 x 45
Lichtes Schubfachmaß (BxTxH) in cm	40,8 x 32 x 5,6	50,4 x 32 x 5,6	50 x 32 x 5,6	57 x 43 x 5,6	-
Max. Belastung Schubfach/Rost in kg	13 / 25	16 / 40	16 / 40	24 / 40	24 / 40
Gewicht netto/brutto in kg	46 / 55	75 / 87	95 / 109	120 / 134	126 / 149
Geräuschemission in dB(A)	44,1	40	40	40 36**	41

	LABEX® 720 PRO-ACTIVE/ ULTIMATE*	FR LABEX® 96 PRO-ACTIVE	FR LABEX® 330 PRO-ACTIVE/ ULTIMATE*	FR LABEX® 530 PRO-ACTIVE/ ULTIMATE*	FR LABEX® 730 PRO-ACTIVE/ ULTIMATE*
Kühlinhalt in Liter	700	95	300	500	700
Temperatureinstellung ca. in °C	ca. 0 bis +15	ca. -5 bis -25	ca. -10 bis -30	ca. -10 bis -30	ca. -10 bis -30
Spannung in V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Frequenz in Hz	50	50	Frigen = 50/60	Frigen = 50/60	Frigen = 50/60
Kältemittelmenge in Gramm	90	42	Frigen = 440 Eco = 40	Frigen = 380	Frigen = 380
Leistungsaufnahme in Watt	237	119	Frigen = 540	Frigen = 550	Frigen = 550
Normalverbrauch in kWh/24	1,23	1,36	Frigen = 4,33	Frigen = 5,8	Frigen = 6,68
Zul. Umgebungstemperatur in °C	+10 bis +38	+10 bis +32	+10 bis +32	+10 bis +32	+10 bis +32
Angabe des Temperaturanstiegs im Inneren bei Netzausfall in Minuten bei 25°C Umgebungstemperatur					

	<b>LABEX® 720 PRO-ACTIVE/ ULTIMATE*</b>	<b>FR LABEX® 96 PRO-ACTIVE</b>	<b>FR LABEX® 330 PRO-ACTIVE/ ULTIMATE*</b>	<b>FR LABEX® 530 PRO-ACTIVE/ ULTIMATE*</b>	<b>FR LABEX® 730 PRO-ACTIVE/ ULTIMATE*</b>
<b>Temperaturhomogenität bei Referenzumgebungstemperatur von 25°C in K</b>					
<b>Temperaturkonstanz bei Referenzumgebungstemperatur von 25°C in K</b>					
<b>Außenmaße einschl. Wandabstand (BxTxH) in cm</b>	77 x 98 x 195,5	54 x 54 x 82	74 x 78 x 159 / 74 x 78 x 166*	77 x 76 x 195,5	77 x 97 x 195,5
<b>Nutzungsmaß (BxTxH) in cm</b>	59 x 65 x 129	43 x 36 x 43	57 x 42 x 80	59 x 45 x 129	59 x 65 x 129
<b>Außenmaße bei 90° geöffneter Tür (BxT) in cm</b>	77 x 165	54 x 106	74 x 142	77 x 144	77 x 165
<b>Rostgröße (BxT) in cm</b>	59 x 65	43 x 36	57 x 42	59 x 65	59 x 65
<b>Lichtes Schubfachmaß (BxTxH) in cm</b>	-	-	-	-	-
<b>Max. Belastung Schubfach/Rost in kg</b>	- / 40	13 / 25	- / 40	- / 40	- / 40
<b>Gewicht netto/brutto in kg</b>	143 / 169	50 / 59	125 / 142	141 / 164	157 / 183
<b>Geräuschemission in dB(A)</b>	42	38	51	52	52

### 13.3 Einbauzeichnung

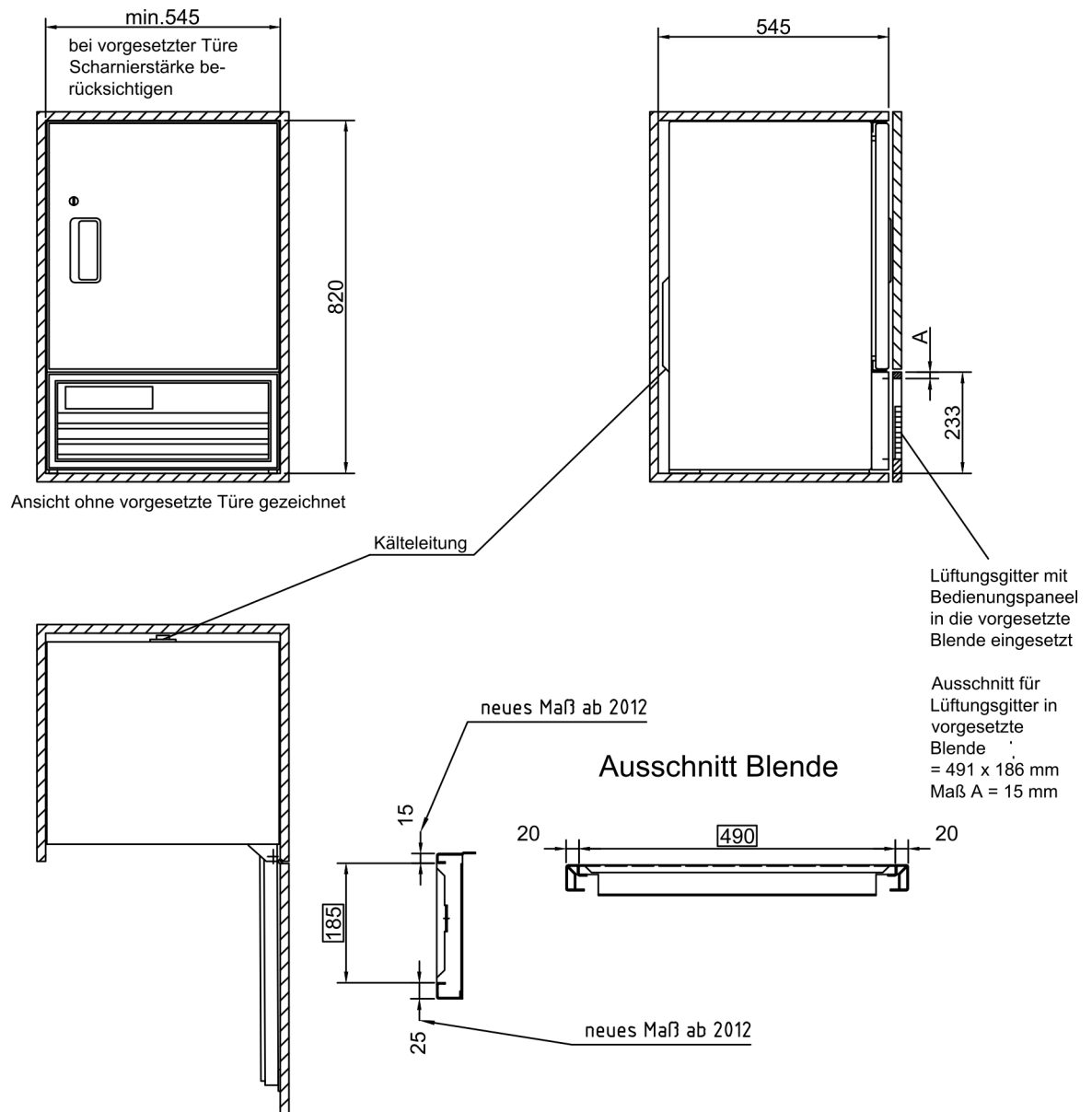

Bei Einbau beachten:

Zu- und Abluft erfolgt über frontseitiges Lüftungsgitter ,  
 daher dieses nicht durch Gegenstände zustellen oder Verblenden ,  
 damit die Belüftung der Kältemaschine gewährleistet ist.

Zeichng.Nr.: 225-033-1

Abb. 11: Einbauzeichnung LABEX® 105 PRO-ACTIVE

## 14 Index

<b>A</b>		<b>F</b>	
Abtauung (automatisch) . . . . .	17	Fehlermeldungen (Übersicht) . . . . .	67
Abtauung (manuell) . . . . .	17	Funktionsprüfung . . . . .	61
Alarmfunktionen		<b>G</b>	
Alarmer (Übersicht) . . . . .	63	Geräteschlüssel . . . . .	14
Übersicht . . . . .	63	Gerätetür . . . . .	14
Anhang . . . . .	74	Glastür (optional) . . . . .	21
Anschluss . . . . .	39	<b>H</b>	
Anzeige . . . . .	12	Herstelleradresse . . . . .	4
Anzeigen am Display (Übersicht) . . . . .	13	<b>I</b>	
Aufbau . . . . .	38	Inbetriebnahme	
Aufbewahrung . . . . .	3	Ablauf . . . . .	40
Aufstellbedingungen . . . . .	38	Personalqualifikation . . . . .	40
Ausschalten . . . . .	46	Programmierung . . . . .	40
Außerbetriebnahme . . . . .	72	Innenausstattung . . . . .	14
<b>B</b>		<b>K</b>	
Bedienung . . . . .	12	Kältemaschine . . . . .	16
Ausschalten . . . . .	46	Konformitätserklärung . . . . .	75
Einschalten . . . . .	46	Kontakt . . . . .	4
PC-KIT-NET einrichten . . . . .	51	Kühlung . . . . .	16
Superfrost-Funktion . . . . .	47	Kundendienst . . . . .	4
Temperaturspeicher abrufen/löschen . . . . .	47	<b>L</b>	
<b>C</b>		LAN-Schnittstelle . . . . .	15
Cyber-Sicherheit . . . . .	29	<b>M</b>	
<b>D</b>		Mitgeltende Dokumente . . . . .	74
Datenauslesung . . . . .	48	<b>P</b>	
Datenschutz . . . . .	29	PC-KIT-NET . . . . .	15, 51
Desinfektion . . . . .	57	Personal . . . . .	32
Desinfektionsmittel . . . . .	57	Potentialfreier Kontakt . . . . .	15
<b>E</b>		<b>R</b>	
Einbau . . . . .	39	Reinigung	
Einbauzeichnung . . . . .	79	Gehäuse . . . . .	59
Einschalten . . . . .	46	Innenraum . . . . .	57
Entsorgung . . . . .	72		



Restrisiken . . . . .	25	USB	
RFID . . . . .	14	Datenimport . . . . .	49
Roste . . . . .	14	USB-Port . . . . .	12, 15
<b>S</b>		<b>V</b>	
Schlüsselschalter . . . . .	12	Verflüssiger . . . . .	17
Schnittstellen . . . . .	15	Verflüssiger prüfen . . . . .	62
Schubfächer . . . . .	14	Vorhersehbarer Fehlgebrauch . . . . .	25
Schutzausrüstung . . . . .	33	<b>W</b>	
Schutzhandschuhe . . . . .	33	Wiederinbetriebnahme . . . . .	37
Service . . . . .	4	<b>Z</b>	
Sicherheit . . . . .	23	Zeichen . . . . .	24
Sicherheitstechnische Kontrolle . . . . .	60	Zusatzabtauung . . . . .	17
Sichtprüfung . . . . .	61	Zweckbestimmung . . . . .	24
Solltemperatur . . . . .	41		
Standortänderung . . . . .	35		
Statusanzeigen (Übersicht) . . . . .	66		
Stilllegung . . . . .	36		
Symbole . . . . .	23		
<b>T</b>			
Tastenfunktionen (Übersicht) . . . . .	13		
Tauwassergefäß . . . . .	18		
TCP/IP-Modul . . . . .	15, 51		
Technische Daten . . . . .	76		
Temperaturalarmprüfung . . . . .	61		
Temperaturanzeige . . . . .	18		
Temperaturfühler (Übersicht) . . . . .	19		
Temperaturprüfung . . . . .	61		
Temperaturspeicher . . . . .	18		
Temperaturwarngrenzen			
(Übersicht) . . . . .	44		
ändern . . . . .	45		
anzeigen . . . . .	44		
Transport . . . . .	35		
Türschlüssel . . . . .	14		
Typenschild . . . . .	31		
<b>U</b>			
Über diese Gebrauchsanweisung . . . . .	3		
Umluftkühlung . . . . .	16		